


HANDBUCH | TAGARNO TRICHINOSKOP

VERSION: 1.9 | FIRMWARE 7.60 | 2022-10-28

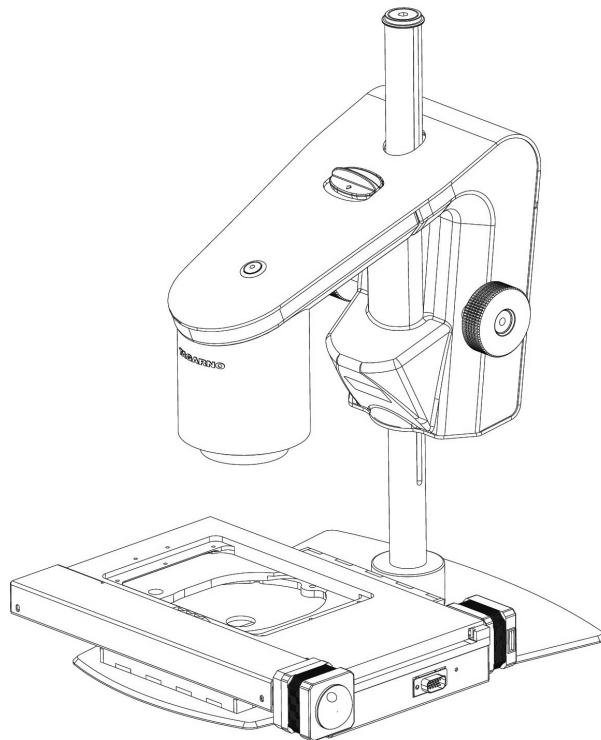

INHALT

1.	EINSATZZWECK	2	13.	STANDARD-APPS	22
2.	SICHERHEITSETIKETTEN	2	14.	ZUGRIFF AUF GESPEICHERTE DATEIEN	25
3.	SYMBOLERKLÄRUNG	2	15.	SYSTEMAKTUALISIERUNG	26
4.	WARNUNGEN – TRICHINOSKOP	3	16.	LIZENZ AKTIVIEREN	30
5.	WARNUNGEN – PRESTIGE	3	17.	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	31
6.	HINWEISE	3	18.	PC-ANFORDERUNGEN	34
7.	DAS HABEN SIE ERHALTEN	4	19.	WARTUNG	35
8.	MONTAGE	5	20.	GARANTIE	35
9.	ANSCHLÜSSE	6	21.	LIZENZVEREINBARUNG	35
10.	BEDIENUNG – TRICHINOSKOP	8	22.	ERGONOMISCHE EMPFEHLUNGEN	35
11.	BEDIENUNG – ALLGEMEIN	13	23.	DECLARATION OF CONFORMITY	36
12.	SETUP MENU	15			

Handbücher und Übungsvideos finden Sie unter tagarno.com/productmanuals.

TAGARNO

1. EINSATZZWECK


Dieses TAGARNO Trichinoskop basiert auf einem TAGARNO PRESTIGE und einem motorisierten XY-Tisch mit der installierten Trichinoskop-Anwendung.

Dieses Handbuch ist ein wichtiger Bestandteil des Produkts. Lesen Sie es gründlich durch, da es wichtige Informationen über die Sicherheit und die korrekte Verwendung des Produkts enthält.

Es ist wichtig, dass alle Bediener darin geschult sind, wie man dieses Produkt verwendet, und es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, die betroffenen Mitarbeiter in die korrekte Verwendung und Handhabung dieses Produktes einzuweisen.

2. SICHERHEITSETIKETTEN

Das folgende Etikett ist sichtbar auf dem System platziert.

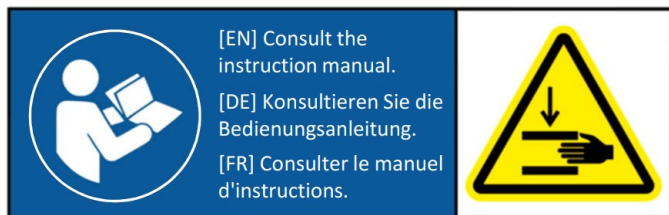

Das Etikett oben ist auf der Oberseite des XY-Tisches platziert.

3. SYMBOLERKLÄRUNG



Kreis mit Person, die ein Handbuch liest, ist ein Warnsymbol, das auf wichtige Hinweise oder Informationen zum Produkt hinweist.



Dreieck warnt vor Klemmgefahr.

4. WARNUNGEN – TRICHINOSKOP



Vor Anwendung des Produkts sind sämtliche Sicherheitsinformationen zu lesen.
Den Warnhinweisen auf der Verpackung ist Folge zu leisten.



Dieses Produkt ist nur für die Nutzung im Innenbereich gedacht.



Dieses elektrische/elektronische Produkt darf nicht im normalen Hausabfall entsorgt werden.
Bitte bei einem örtlichen Wertstoffhof abgeben.

1. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, da es wichtige Sicherheitsinformationen und Betriebsanweisungen enthält
2. Vor dem Einsatz bitte das Handbuch lesen
3. Das Produkt darf nur für die angegebenen Zwecke genutzt werden, andernfalls kann die gebotene Sicherheit nicht gewährleistet werden
4. Positionieren Sie die Ausrüstung so, dass die Abschalteneinrichtung (Geräteanschluss für externe Stromquelle, Eingangsanschluss der Ausrüstung) ungehindert bedient werden kann
5. Installieren Sie das System in einer Weise, die den Ein/Aus-Schalter leicht zugänglich lässt. Er dient auch als Not-Aus-Schalter (siehe Abschnitt 10. BEDIENUNG, STEUERUNG)
6. Das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit unter Spannung aussetzen.
7. Das Produkt nicht extremer Hitze oder Kälte aussetzen
8. Auf das Produkt keine Objekte fallen lassen oder Flüssigkeiten verschütten
9. Reinigen Sie nur die äußeren Teile dieses Produkts. Verwenden Sie ein feuchtes fusselfreies Tuch
10. Um das Risiko von Schäden zu reduzieren, trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, bevor Sie die Komponenten miteinander verbinden.
11. Im Brandfall das Gerät schließen, System ausschalten und vom Stromnetz trennen
12. Ausschließlich die von TAGARNO gelieferte Stromversorgungseinheit nutzen
13. Nur das bereitgestellte Netzkabel von TAGARNO verwenden
14. Legen Sie das Netzkabel so, dass es keiner Beschädigung ausgesetzt wird
15. Das System erfüllt Klasse 1 und kann nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
16. Wenn das Stromkabel nicht in die Steckdose passt, muss eine geeignete Steckdose von einem autorisierten Elektroinstallateur installiert werden.
17. Versuchen Sie nicht, alle Teile des Systems zu demontieren. Das wird zum Erlöschen der Garantie führen
18. Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen. Der Service wird von TAGARNO zur Verfügung gestellt.

5. WARNUNGEN – PRESTIGE

1. Positionieren Sie die Ausrüstung so, dass die Abschalteneinrichtung (Geräteanschluss für externe Stromquelle, Eingangsanschluss der Ausrüstung) ungehindert bedient werden kann
2. Das System unverzüglich vom Stromnetz trennen, falls das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt gerät
3. Im Brandfall das Gerät schließen, System ausschalten und vom Stromnetz trennen
4. Die Linse nicht mit scharfen und harten Objekten berühren
5. Das Gerät auch bei sichtbaren Schäden nicht öffnen
6. Keine Teile des Gerätes entfernen, es sei denn, dass dies im Handbuch vorgegeben ist
7. Innere optische Oberflächen dürfen zu keinem Zeitpunkt ausgebaut und gereinigt werden
8. Ausschließlich die von TAGARNO gelieferte Stromversorgungseinheit nutzen
9. Das System ist stets auszuschalten, bevor es von der Stromquelle getrennt wird
10. Die Lichtquelle nicht berühren. Das Produkt erhitzt sich bei der Nutzung
11. Nicht direkt in die Lichtquelle schauen
12. Den Stromstecker an eine geerdete Steckdose anschließen




Warnhinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt der Klasse A. Im häuslichen Umfeld kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen, in diesem Fall ist der Nutzer dazu angehalten, entsprechende Maßnahmen zu unternehmen.


6. HINWEISE

1. Berühren der Linse vermeiden
2. Bitte beide Hände nutzen, um die Höhe des Produkts anzupassen (falls zutreffend)


7. DAS HABEN SIE ERHALTEN

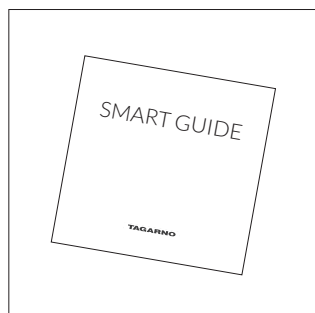


Smart Guide

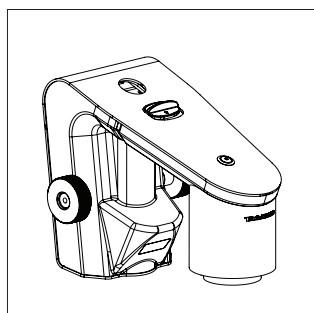


Kameraarm mit USB-Hub

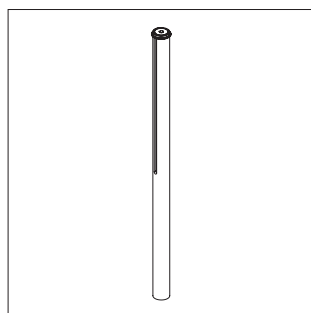


Stange, Stoppscheiben,
Schrauben

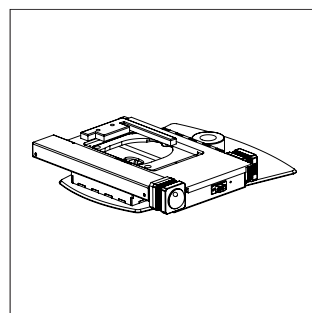


Basis mit XY-Tisch vormontiert

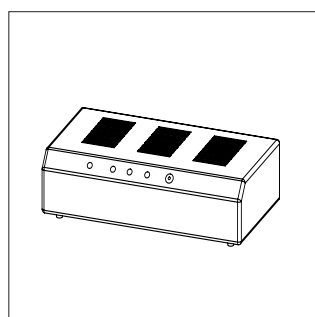


Steuerung und Kabel

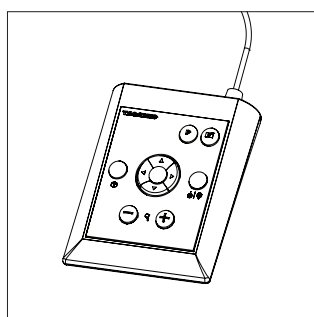


XPLUS-Bedienteil

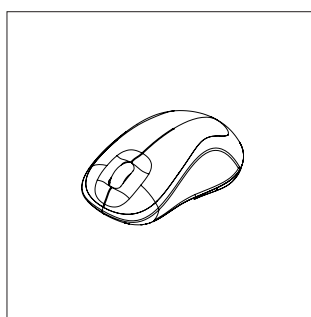


Maus

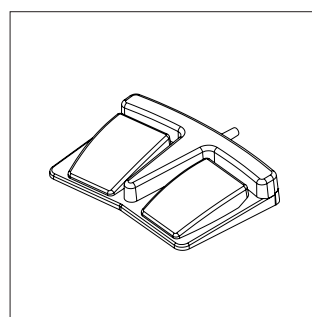


Fußschalter

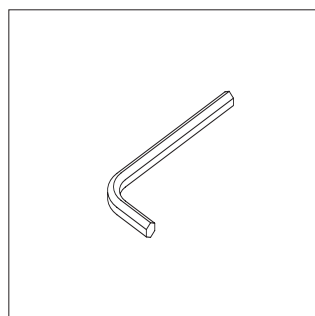


Sechskantschlüssel

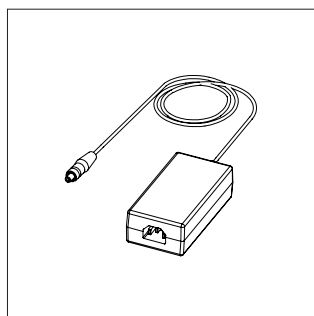


Netzteil

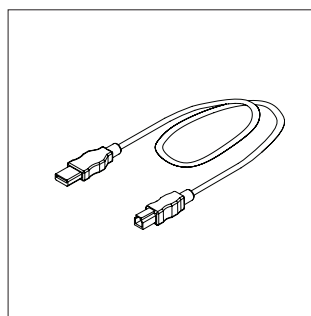

USB-Kabel

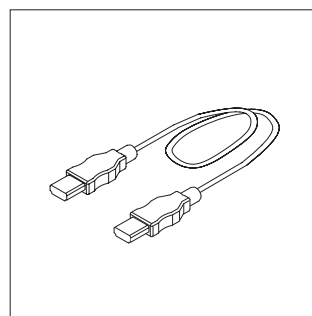


HDMI - HDMI Kabel

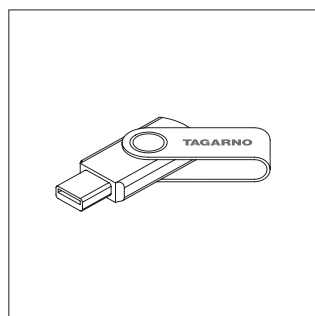


USB Memory Stick


8. MONTAGE

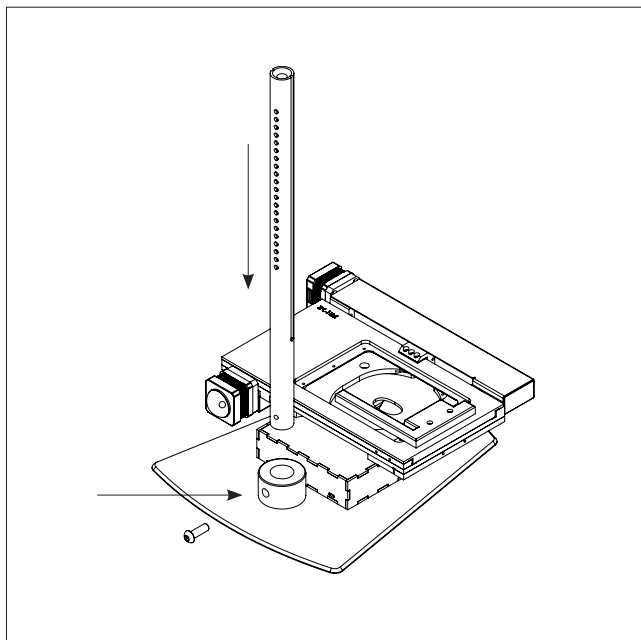


Basis (mit vormontiertem XY-Tisch) mit der Schraube zusammenbauen. Ziehen Sie die Stange horizontal auf der Oberseite der Basis fest.

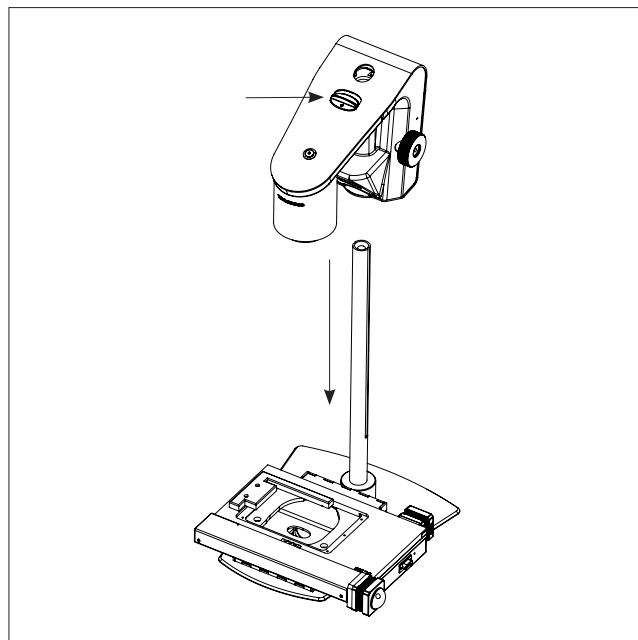

Am Knopf ziehen und den Kameraarm auf die Stange stecken

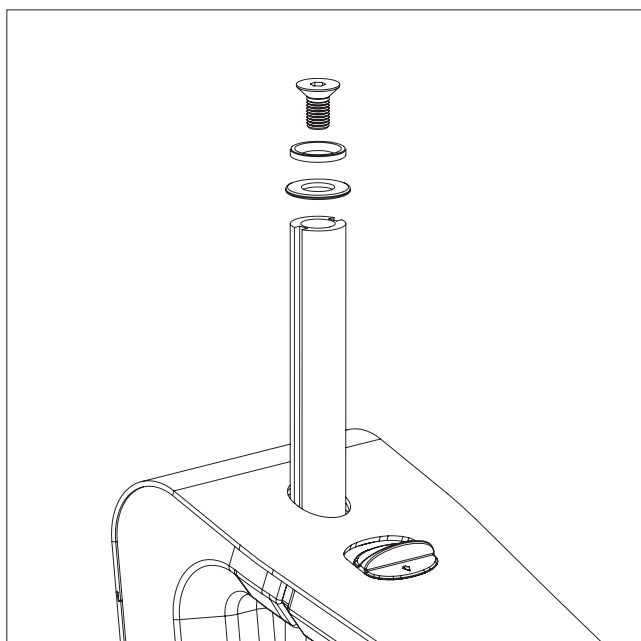


Befestigen Sie die Scheibe mit der Schraube oben auf der Stange.

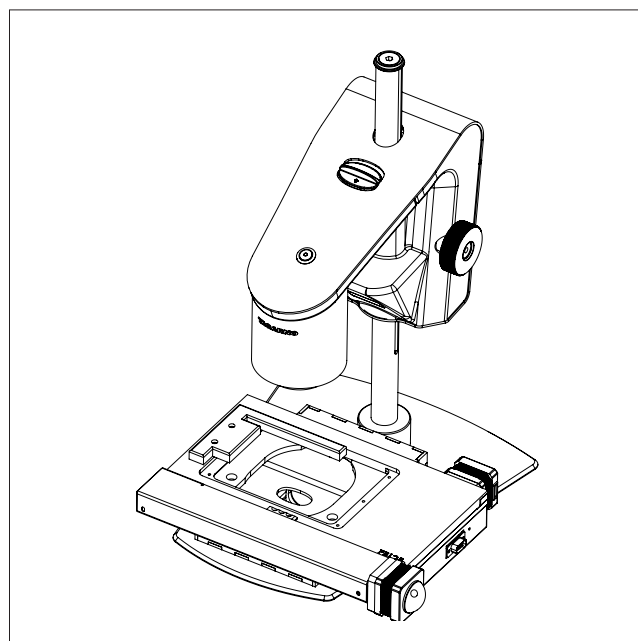

Das komplette Trichinoskop mit Basis und XY-Tisch.


9. ANSCHLÜSSE

ANSCHLÜSSE | TRICHINOSKOP (1/2)

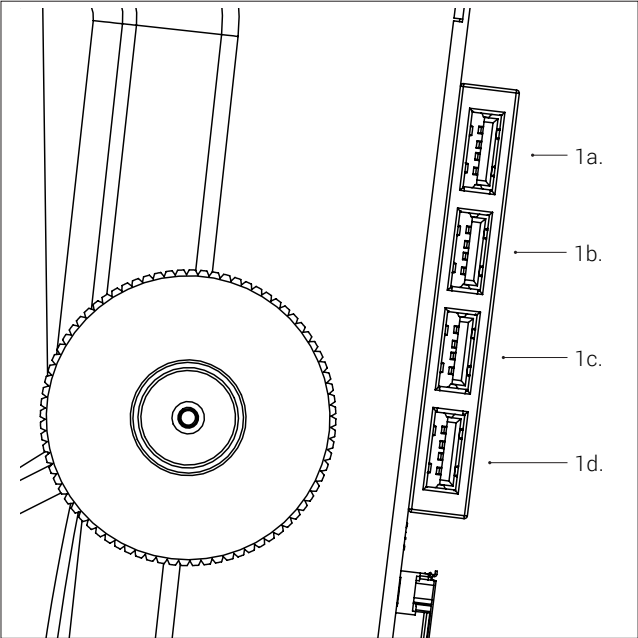

Am Trichinoskop ist ein USB-Hub (1a-1d). Beginnen Sie damit, diesen (2) anzuschließen. Nun schließen Sie Maus, USB-Stick oder USB-Festplatte an einem der anderen USB-2.0-Ports im USB-Hub (1b) an.

Falls erforderlich, schließen Sie die Tastatur (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Hub (1c) an. Bitte beachten Sie, dass die Tastatur HID-konform sein muss.

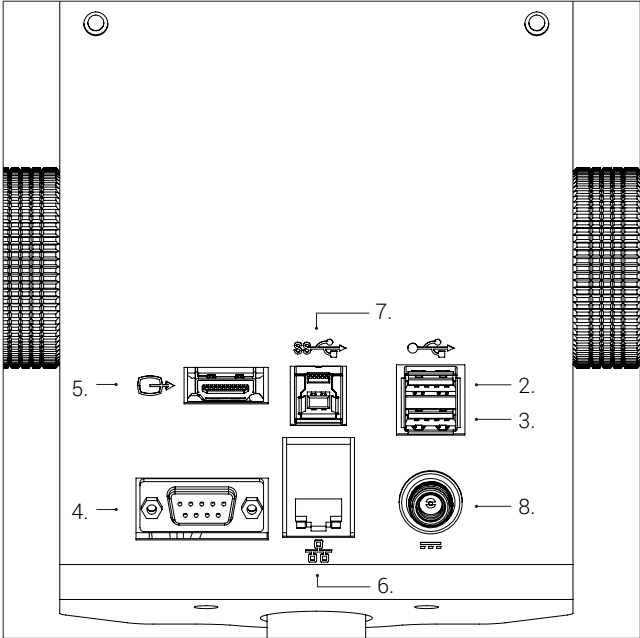


Bei Verwendung eines Barcodelesegerät schließen Sie diesen auch an (3).using a barcode scanner, connect this as well (3). Verbinden Sie die Steuerbox mit dem Fußschalter und dann den Fußschalter mit dem Trichinoskop unter Verwendung von D-SUB-Kabeln (4).

Nun verbinden Sie den Monitor (5) und, wenn weder der USB-Stick noch die USB-Festplatte an den USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie das Ethernet-LAN (6) an. Schließen Sie dann bei Bedarf USB 3.0 (7) und schließlich die Stromversorgung (8) an.

Anschluss	Beschreibung	Typ	Eine Verbindung zu/mit	Spezifikation
1	USB Hub	USB 2.0-Anschluss Typ A	Anschluss 2 (USB 2.0-Eingang) Maus USB-Stick USB-Festplatte Tastatur (falls erforderlich)	USB 2.0 Host. Ausgang: 5V \approx 500mA
3	USB 2.0 Slot	USB 2.0-Anschluss Typ A	Barcodelesegerät	USB 2.0 Host. Ausgang: 5V \approx 500mA
4	D-SUB	Buchse D-SUB 9-polig	Fußschalter, Steuerbox (XPLUS) ist mit dem Fußschalter verbunden	Ausgang: 3.3V \approx 6A Max ⚠ Ausschl�esslich die von TAGARNO gelieferte Steuereinheit nutzen.
5	Output	HDMI Standard Typ A	Monitor	HDMI-Ausgang 1080p60
6	Ethernet	RJ-45	Ethernet-Wandanschluss	Ethernet LAN, 100BASE-TX/1000BASE-T
7	USB 3.0 Ausgang	USB 3.0-Anschluss Typ B	Computer	USB 3.0-Ger�at mit eigener Stromquelle
8	Stromversorgung (DC)	DC Stecker	Steckdose	Eingang: 12V \approx 1.7A ⚠ Ausschl�esslich die von TAGARNO gelieferte Stromversorgungseinheit nutzen: Marke/Modell: Mean Well/GSM40A12 Protection Class I Eingang: 100-240V \sim 1.0-0.5A, 50-60Hz Overvoltage category II Ausgang: 12V \approx 3.34A Max


ANSCHLUSS | XY-TISCH & STEUERUNG (2/2)

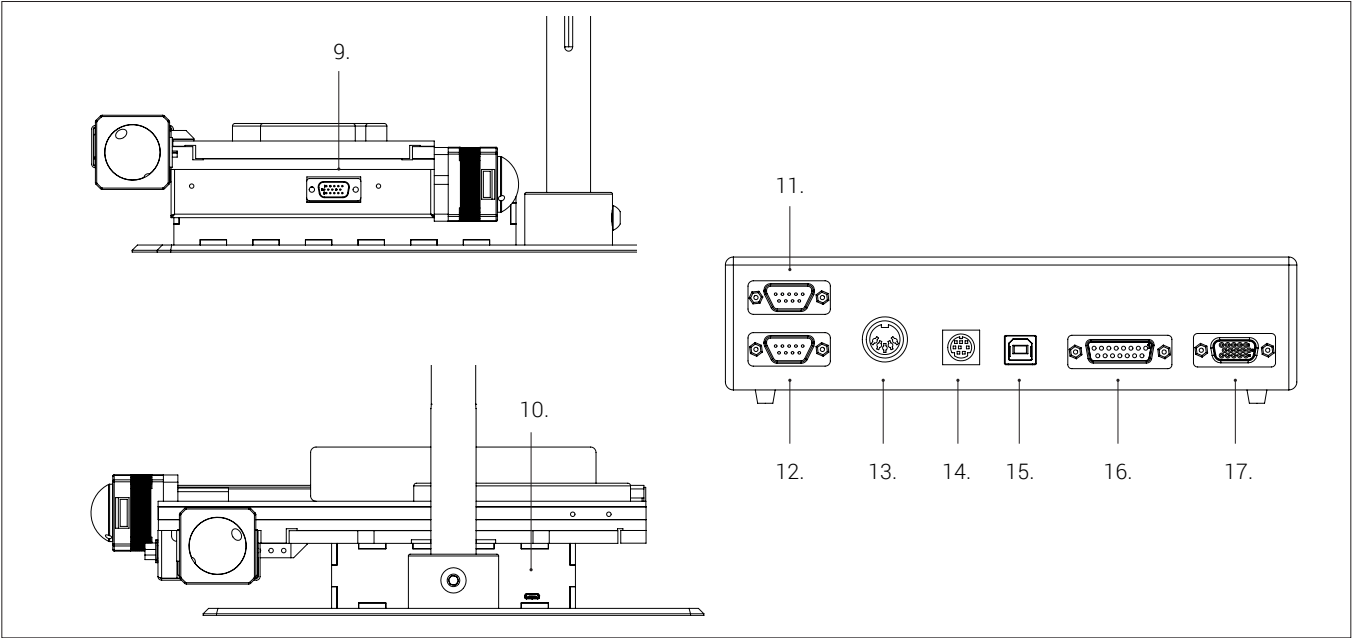


Anschluss	Beschreibung	Typ	Eine Verbindung zu/mit	Spezifikation
9	D-SUB	D-SUB 15-polig	Steuerung (17)	
10	Micro-USB	Micro-USB, Stecker	USB-Hub (1d)	
11	D-SUB	D-SUB 9-polig	Nicht in Gebrauch	RS-232
12	D-SUB	D-SUB 9-polig	Nicht in Gebrauch	RS-232
13		DIN 5-Pol, Buchse	Strom-versorgung	Input: 24V \pm 0.5A ⚠ Ausschlieflich die von TAGARNO gelieferte Stromversorgungseinheit nutzen: Marke CINCON ELECTRONICS CO. LTD. Modell: TRH70A240, Protection Class I Eingang: 100-240V \sim 1.5A, 50/60Hz Overvoltage category II Ausgang: 24V \pm 3.0A
14		Mini-DIN 9-Pol, Buchse	Nicht in Gebrauch	Proprietäres Protokoll
15	USB 2.0	USB 2.0 USB-B, Buchse	TAGARNO Trichinoskop	USB 2.0-Gerät mit eigener Stromquelle
16	D-SUB	D-SUB 15, Buchse	Nicht in Gebrauch	Proprietäres Protokoll
17	D-SUB	VGA D-SUB 15, Buchse	XY-Tisch (9)	Proprietäres Protokoll

10. BEDIENUNG – TRICHINOSKOP


BEDIENUNG DES TRICHINOSKOPS | EINSTELLUNGEN UND STROM (1/5)

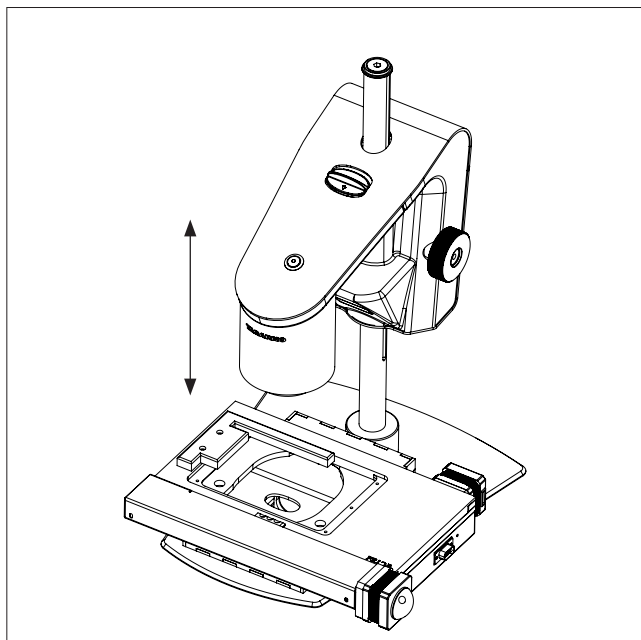

Den Kameraarm in einer Höhe passend zur verwendeten Linse anschließen.

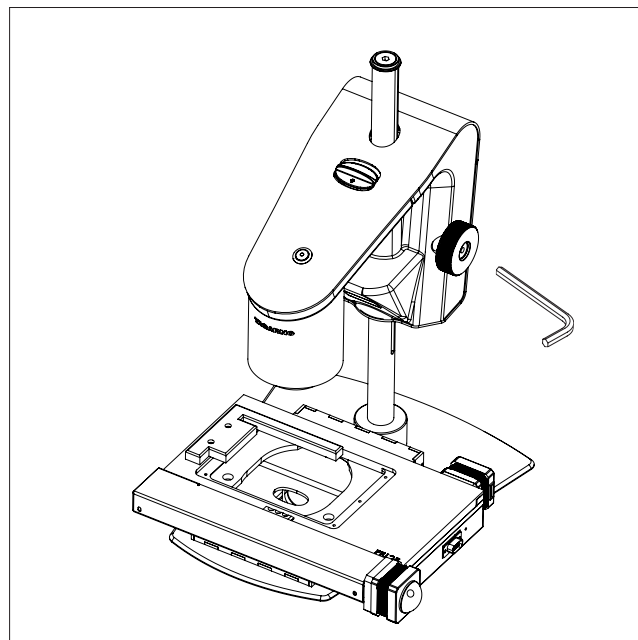


Reibung gemäß den persönlichen Vorzügen einstellen.

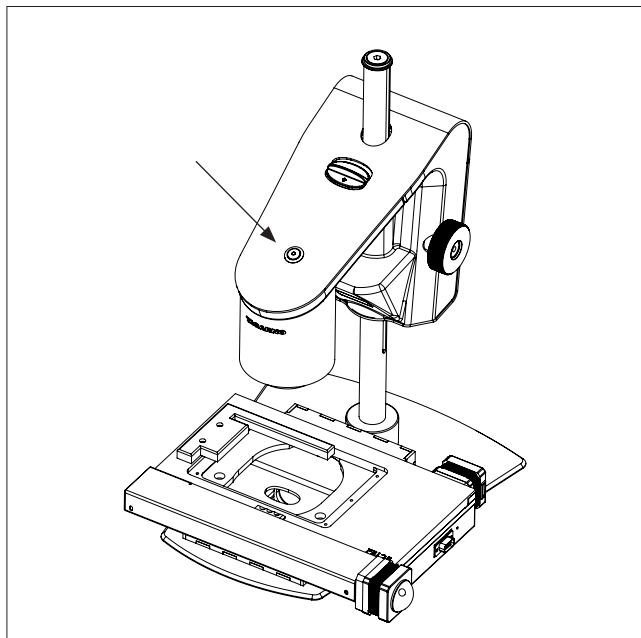


Ein-/Ausschalten.


BEDIENUNG DES TRICHINOSKOPS | STEUERUNG (2/5)

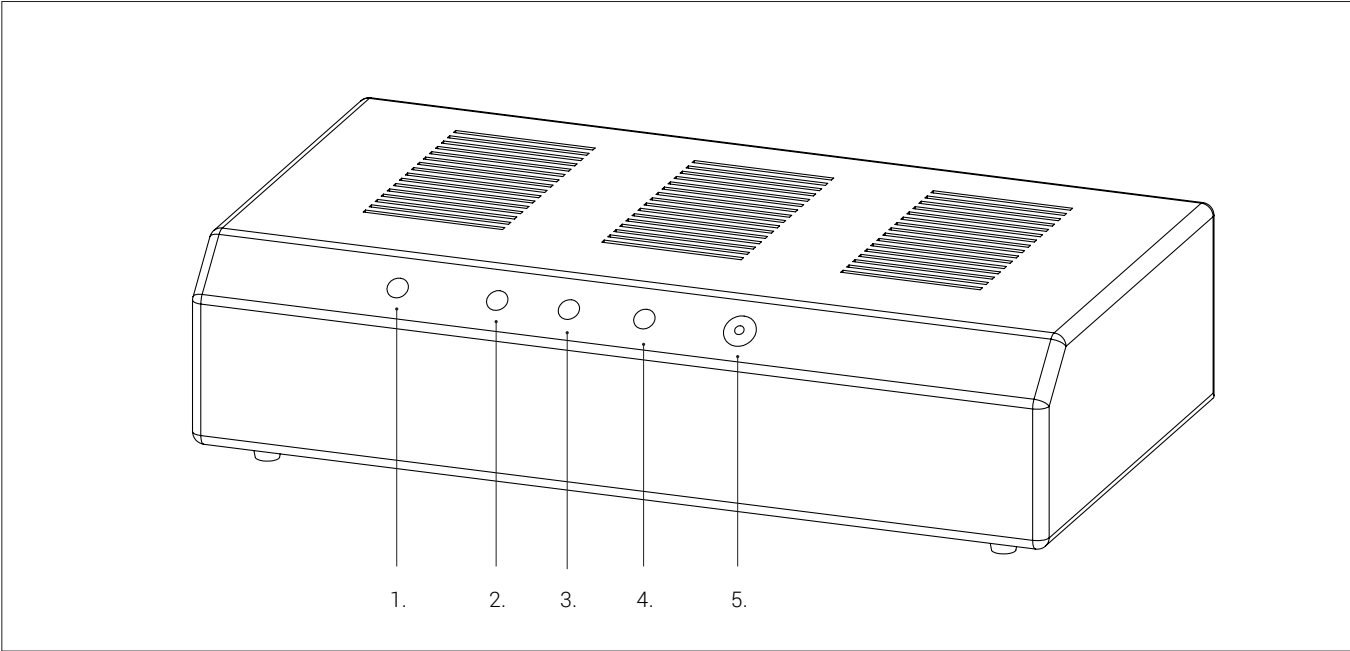

Die Steuerung verbindet das Mikroskop mit dem XY-Tisch. Durch die Kommunikation mit der Steuerung wird das Mikroskop systematisch alle Raster im Larvenzählbecken anzeigen.

 Die Steuerung und das Mikroskop müssen eingeschaltet sein, wenn das System verwendet wird.
Die Betriebsanzeige ist grün, wenn die Steuerung eingeschaltet ist.

Bedienfeld
Die Anzeigen der Steuerung und ihre Ein/Aus-Taste sind auf der Abbildung oben deutlich gekennzeichnet.
Die Anzeigen und ihre Bedienung werden im Folgenden erläutert.

Anzeige	Name	Farbe	Bedeutung/Aktion
1	Statusanzeige	Rot	Leuchtet auf, wenn ein Fehler an Steuerung oder XY-Tisch ist
2	Übertragungsanzeige	Gelb	Leuchtet auf, wenn die Steuerung Daten an das Mikroskop sendet
3	Empfängeranzeige	Gelb	Leuchtet auf, wenn die Steuerung Daten vom Mikroskop empfängt
4	Betriebsanzeige	Grün	Leuchtet auf, wenn die Steuerung eingeschaltet wird
5	Strom ein/aus	-	Drücken Sie die Taste, um die Steuerung zu aktivieren/deaktivieren.  Die Taste kann auch als Notbremse gedrückt werden, wenn Finger oder Gegenstände in dem XY-Tisch stecken.

BEDIENUNG DES TRICHINOSKOPS | TRICHINOSKOP-ANWENDUNG (3/5)

Dieses TAGARNO Trichinoskop basiert auf einem TAGARNO PRESTIGE und einem motorisierten XY-Tisch mit einer installierten Trichinoskop-Anwendung.

Larvenzählbecken

Herkömmliche Larvenzählbecken von 180x40 mm sind nicht zu empfehlen, wenn diese Anwendung verwendet wird. Zum einen wegen der Abmessungen, zum anderen wegen der Dicke der Linien, die die Raster trennen. Diese können Schatten werfen, die den Inhalt des Larvenzählbeckens verbergen.

Aus diesem Grunde hat TAGARNO ein spezielles Larvenzählbecken entwickelt, das für die Anwendung und das Trichinoskop verwendet werden kann. Das Becken hat die gleiche Fläche, aber misst 120x60x30 mm, und die Rastertrennung ist durch Punkte mit 20x10 mm Intervallen ersetzt.

Inspektionsverfahren

Legen Sie das Larvenzählbecken auf den XY-Tisch und nehmen Sie ggf. eine neue Einstellung vor, bis der Punkt im Becken (rot markiert) in der unteren linken Ecke (blaues Rechteck) sichtbar ist. Die Tabelle führt dann einen Live-Scan des Beckens anhand des untenstehenden Verlaufs durch.

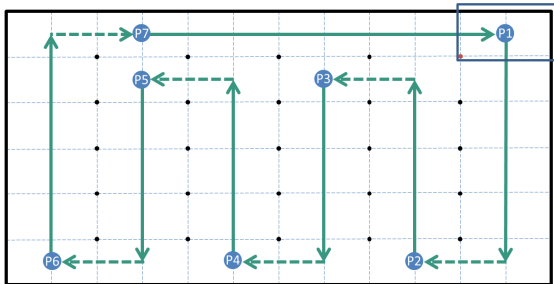


Abbildung 1: Darstellung des Larvenzählbeckens mit Punktraster, Verlauf und enthaltenen Pausen

Vollständig gezogene grüne Pfeile zeigen den Verlauf, gemäß dem der Bediener die Probe aufmerksam absキャンen muss. Die gepunkteten grünen Pfeile zeigen an, wenn die Sichtprüfung nicht erforderlich ist. P1-P7 sind integrierte Pausen, in denen die Bediener ihre Augen vor dem Beginn des nächsten Inspektionsabschnitts ausruhen können.

Sobald der XY-Tisch zu Position P1 zurückgekehrt ist, kann ein neues Larvenzählbecken auf dem Tisch platziert werden und eine neue Inspektion kann beginnen.


BEDIENUNG DES TRICHINOSKOPS | TRICHINOSKOP-ANWENDUNG (4/5)

Die Trichinoskop-Anwendung verfügt über zwei Inspektionsmodi: Automatisch und Manuell. Während des automatischen Inspektionsmodus wird das Larvenzählbecken mit dem Verlauf dargestellt, der in Abbildung 1 abgebildet ist. Während des manuellen Inspektionsmodus kann der Bediener das Becken mit Taste links/rechts/aufwärts/abwärts auf der Steuerbox verschieben.

Das Scrollrad auf der Maus kann zum Heran- und Herauszoomen verwendet werden. Ein Klick mit der Maus auf ein On-Screen-Objekt wird das Becken verschieben, um dieses Objekt auf dem Monitor zu zentrieren.

Nachfolgend wird die Statusleiste der Trichinoskops-Anwendung erläutert, die in der rechten oberen Ecke des Monitors sichtbar ist.

Automatischer Inspektionsmodus

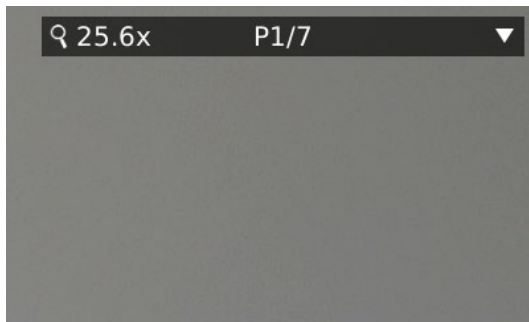


Standardanzeige.

Auf der linken Seite der Anwendungsstatusleiste ist die aktuelle Vergrößerungsstufe angezeigt (hier auf einem 24"-Monitor).

Der mittlere Wert zeigt, wo auf dem Verlauf (P1-P7) das Trichinoskop derzeit ist.


Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um einen detaillierten Verlauf und eine Fortschrittsanzeige zu öffnen (siehe Bild unten).

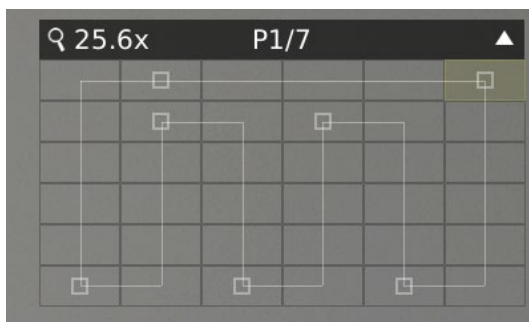

Detaillierter Verlauf und Fortschrittsanzeige.

Klicken Sie auf den Pfeil nach oben, um die detaillierte Anzeige zu schließen.

Manueller Inspektionsmodus

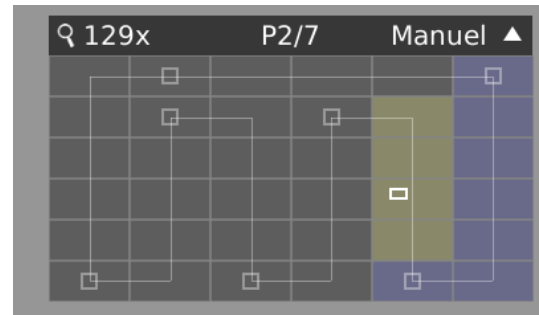

Manueller Inspektionsmodus

Der detaillierte Verlauf und die Fortschrittsanzeige sind in diesem Inspektionsmodus immer sichtbar und deutlicher gekennzeichnet.

Die blaue Markierung zeigt den Verlauf, der bereits abgeschlossen ist. Die gelbe Markierung zeigt den aktuellen Verlauf währenddessen der manuelle Inspektionsmodus aktiviert war. Das weiße Rechteck markiert den aktuellen Zoom in das Larvenzählbecken.

Verwenden Sie das Scrollrad zum Heran- oder Herauszoomen.


Der manuelle Inspektionsmodus kann über die mittlere Taste auf der Steuerbox, die rechte Maustaste oder den rechten Fußschalter deaktiviert werden. Danach wird das Becken in seine letzte Pausenposition zurückkehren (hier P2).

Einstellen der Larvenzählbecken-Startposition

An der Position P1 muss die Startposition des Beckens eingestellt werden. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:



Drücken Sie einmal auf diese Shortcut-Taste auf der Steuerbox und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm:

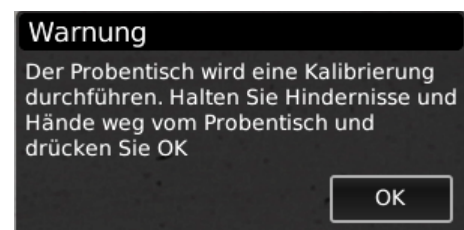

Die eingestellte Startposition wird gespeichert und für alle künftigen Inspektionen verwendet werden.

BEDIENUNG DES TRICHINOSKOPS | TRICHINOSKOP-ANWENDUNG (5/5)

Steuerbox

Verwendet zum Umschalten des Inspektionsmodus, zur Bedienung während des manuellen Inspektionsmodus, zum Einstellen der Fokusgröße und der Intensität der Lichtquelle.



Anwendungs-Shortcut (Application shortcut)

Drücken Sie diese Taste, um die Trichinoskop-Anwendung zu starten/neu zu starten

Während P1 kann diese Taste auch zum Einstellen der Startposition verwendet werden.



Multi function buttons

Durch ein kurzes Drücken der mittleren Taste wird der automatische Inspektionsmodus und das Screening des Beckens gestartet bzw. fortgesetzt.

Links/rechts/aufwärts/abwärts klicken, um den manuellen Inspektionsmodus zu aktivieren, wodurch sich das Larvenzählbecken frei in alle Richtungen bewegt.

Durch ein langes Drücken der mittleren Taste wird die Trichinoskop-Anwendung geschlossen.



Drücken und halten Sie diese Taste, um den Kamerafokus auf die Oberfläche der Flüssigkeit im Larvenzählbecken zu bewegen.



Drücken und halten Sie diese Taste, um den Kamerafokus auf den Boden der Flüssigkeit im Larvenzählbecken zu bewegen.



Ein kurzes Drücken dieser Taste öffnet die Einstellungen der Lichtquelle unterhalb des Larvenzählbeckens.

Wählen Sie zwischen 16 Intensitätseinstellungen durch Klicken der linken/rechten Multifunktionstaste.

Ein langes Drücken schaltet die Lichtquelle oberhalb des Larvenzählbeckens ein/aus.

Maus

Verwendet für nähere Inspektion interessanter Bereiche auf dem Monitor.

Links Bewegen Sie die Maus auf den Bereich auf dem Monitor, der näher untersucht werden muss, und klicken Sie auf die linke Maustaste. Dies aktiviert den manuellen Inspektionsmodus und der XY-Tisch wird sich bewegen, um den ausgewählten Bereich auf dem Monitor zu zentrieren. Das Sichtfeld wird sich gleichzeitig von 21 mm auf 7,5 mm ändern, um den ausgewählten Bereich zu vergrößern. Verwenden Sie das Scrollrad, um weiter heranzuzoomen. Use the scroll wheel to zoom further in.

Scrollen Heranzoomen und herauszoomen. Wenn der Zoom geändert wird, ändert sich der Inspektionsmodus von automatisch auf manuell.


Rechts Starten/Fortsetzen des Live-Scans und Screenings des Beckens.

Wird auch den manuellen Inspektionsmodus deaktivieren.

Hinweis! Mit dieser Lösung erhalten Sie auch eine kabellose Maus. Lesen Sie im Handbuch des Herstellers, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Fußschalter


Der Fußschalter kann während des automatischen Inspektionsmodus verwendet werden.

 Live-Scan anhalten.

 Starten/Fortsetzen des Live-Scans und Screenings des Beckens.

11. BEDIENUNG – ALLGEMEIN

ALLGEMEINE BEDIENUNG | XPLUS FHD-BEDIENTEIL (1/2)

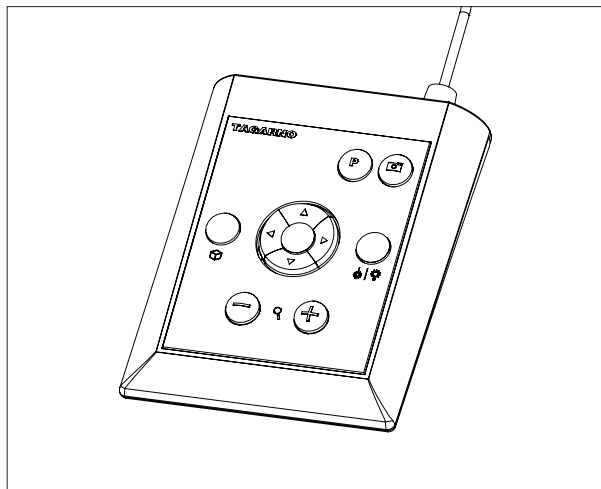

XPLUS FHD-Bedienteil für TAGARNO FHD-Funktionen.
Es darf ausschließlich von TAGARNO vertriebene Ausrüstung angeschlossen werden.

Abmessungen

H: 45 mm/1,8" | B: 120 mm/4,7" | T: 150 mm/5,9".

Bildschirmanzeige (OSD)

Die Bildschirmanzeige liefert Ihnen die relevanten Informationen, wenn Sie eine Taste der Control Box oder im Einrichtungsmenü betätigen. Auf diese Weise wissen Sie stets, welche Funktion Sie aktivieren und welche Parameter Sie verwenden.

Zoom (Zoom)

Drücken Sie diese Taste auf der Control Box zum Heranzoomen.

Drücken Sie diese Taste auf der Control Box zum Herauszoomen.

Die Vergrößerungsstufe wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Es ist auch möglich, mit Strg + der Plus- oder Minustaste auf einer Tastatur zu vergrößern/verkleinern.


Manueller und Automatischer Belichtungsmodus (Manual and Auto exposure mode)

Öffnen Sie das Menü für den aktuellen Belichtungsmodus mit den Pfeiltasten nach oben und unten im Standardvergrößerungsmodus oder in einer beliebigen aktiven App. Navigieren Sie dann mit den Pfeilen nach oben und unten durch das Menü und passen Sie jede Einstellung mit den Tastenpfeilen nach links und rechts an.

Wechseln Sie zwischen Automatischer und Manueller Belichtungsmodus mit einem kurzen Druck auf die runde mittlere Taste.

In Manueller Belichtungsmodus können Sie manuell die Irisblende, Verstärkung und Belichtungszeit mit den Pfeiltasten links und rechts einstellen. Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Menüoptionen mit den Pfeiltasten aufwärts und abwärts.

Aktivieren Sie die erweiterten Kameraeinstellungen in den Kameraeinstellungen des Mikroskops, um auch Kontrast, Sättigung, Schärfe und Rauschunterdrückung zu aktivieren.

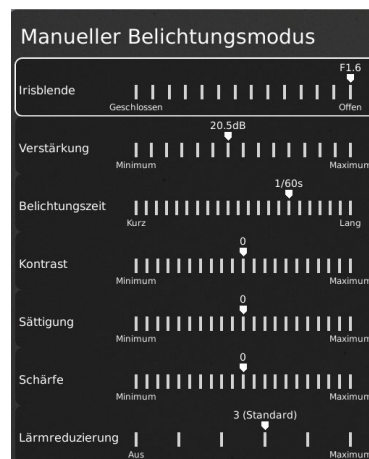

Diese Einstellungen werden auch im automatischen Belichtungsmodus aktiviert. Andernfalls ist nur die Belichtungskorrektur sichtbar. Blende, Verstärkung und Belichtungszeit werden automatisch auf die empfohlenen Einstellungen angepasst und können in diesem Modus nicht angepasst werden.



Warten Sie einige Sekunden, bis das Menü geschlossen ist, und speichern Sie Ihre Einstellungen.

Manueller Fokus (Manual focus)

Schalten Sie den Autofokus durch gleichzeitiges Drücken der Zoom-Tasten (plus und minus) auf der Control Box aus, bis Sie einen Piepton hören. Jetzt können Sie den Fokus manuell mit Hilfe der Zoom-Tasten einstellen.

Drücken Sie diese Taste auf der Control Box zur Fokuseinstellung, wenn Sie auf etwas sehr Nahes fokussieren wollen.

Drücken Sie diese Taste auf der Control Box zur Fokuseinstellung, wenn Sie auf etwas weiter Entferntes fokussieren wollen.

Um den Autofokus wieder einzuschalten, drücken Sie einfach gleichzeitig die beiden Zoom-Tasten (plus und minus), bis Sie einen Piepton hören. Die Fokuswerte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: In den folgenden Anwendungen ist es nicht möglich, den manuellen Fokus einzustellen, da sie von der Lineal-Anwendung abhängig sind: DXF Overlay, Partikelanalysator, Stippenzähler, Farbanalysator und PNG-Referenz.

ALLGEMEINE BEDIENUNG | XPLUS FHD-BEDIENTEIL (2/2)



Einrichtungsmenü (Setup menu)

Das Einrichtungsmenü wird durch 1 Sekunde langes Drücken der runden Taste in der Mitte erreicht. Siehe separater Abschnitt zum Einrichtungsmenü.



Momentaufnahme-Funktion

Zur Aufnahme eines Fotos und Übertragung auf USB drücken Sie die Bilderfassungstaste, bis ein Piepton ertönt. Langes Drücken derselben Taste speichert ein Bild mit Grafik und führt zum Einfrieren des Live-Bilds für 3 Sekunden.


Diese Taste schaltet bei Aktivierung via Einrichtungsmenü die automatische Momentaufnahme ein/aus.

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, erscheint ein paar Sekunden lang ein Informationsfenster, in dem der Dateiname und der Speicherort angezeigt werden.

Hinweis: Eine Momentaufnahme kann auch mit dem Tastaturkürzel Strg + S aufgenommen werden.

Bilder auf dem USB-Stick speichern

Das Bild wird auf dem eingesteckten USB-Stick gespeichert. Sollte Ihr USB-Stick jedoch nicht mit Ihrem Mikroskop kompatibel sein, erscheint ein Fenster, in dem Sie gebeten werden, den Stick zu formatieren (nähere Informationen siehe Abschnitt 4 des SETUP-MENU).

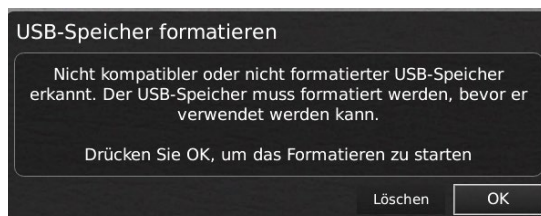

Wenn Sie auf OK klicken, wird ein zweites Fenster eingeblendet. In diesem werden Sie gebeten, Ihre Wahl zu bestätigen. Sämtliche Dateien auf dem USB-Speicherstick werden gelöscht, sobald die Formatierung beginnt. Die Formatierdauer fällt unterschiedlich aus.

Drücken Sie die Taste für die Bilderfassung erneut, um ein neues Foto aufzunehmen und es direkt auf Ihrem USB-Stick zu speichern.

Bild auf dem Mikroskop speichern

Wenn kein USB-Stick angeschlossen ist, wird das Bild im internen Speicher des Mikroskops gespeichert, insofern der Filesharing-Modus eingeschaltet ist. Andernfalls erscheint eine Fehlermeldung und Sie können keine Bilder speichern.

Für Zugriff auf gespeicherte Dateien siehe Abschnitt ZUGRIFF AUF GESPEICHERTE DATEIEN.



Voreingestellte Funktion (Preset function)

Zum Speichern einer bevorzugten Einstellung betätigen Sie die „P“-Taste.

Ein Preset-Manager-Menü wird angezeigt. Hier können Sie auswählen, welche der 10 Voreinstellungen verwendet/überschrieben werden sollen. Die entsprechende Voreinstellung wird gespeichert, indem Sie das Icon rechts markieren und anklicken. Um zu verhindern, dass Benutzer eine gespeicherte Voreinstellung versehentlich überschreiben, können Sie in den allgemeinen Einstellungen des Mikroskops Voreinstellungen sperren.

Zum Verwenden einer Voreinstellung betätigen Sie einfach „P“ und die mittlere Taste, um die abzurufende Voreinstellung zu wählen.

Die voreingestellten Werte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Um ein Preset umzubenennen, wählen Sie einfach das Preset im Preset Manager und drücken Sie "F2". Beenden Sie die Umbenennung mit "Enter". Bitte beachten Sie, dass Voreinstellungen umbenannt werden können, unabhängig davon, ob die Voreinstellungen gesperrt sind oder nicht.



Laserpointer (nur TAGARNO TREND)

Drücken Sie diese Taste, um den Laser-Pointer ein/auszuschalten. Sobald der Laser-Pointer eingeschaltet ist, ertönt ein Warnton. NB! Niemals direkt in den Laserpointer sehen. Der Laserpointer kann nur mit den Linsen +3, +4 und +5 genutzt werden.

Wenn Sie eine andere TAGARNO-Einheit als TAGARNO TREND verwenden, erhalten Sie in einem Fenster auf dem Bildschirm Informationen.



Licht ein/aus (nur TAGARNO PRESTIGE und TREND)

Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Licht ein/auszuschalten.



Anwendungs-Shortcut

Ein Shortcut für eine individuelle Anwendung kann durch langes Halten der Taste und anschließende Auswahl aus den aufgelisteten Anwendungen programmiert werden.

Danach kann diese Anwendung durch kurzes Drücken der Taste rasch angewählt werden.

Die Standard-Werkseinstellungen leiten zur Lineal-Anwendung weiter, wobei sowohl das horizontale als auch das vertikale Lineal aktiviert ist.



Multifunktionsschalter

Wenn das Einrichtungsmenü aktiviert ist, sind Sie in der Lage, die Multifunktionsschalter zur Steuerung von Irisblende, Verstärkung und Belichtungszeit zu verwenden.

Drücken Sie die mittlere Taste, um zwischen automatischem und manuellem Belichtungsmodus zu wechseln.

12. SETUP MENU

EINRICHTUNGSMENÜ / SETUP MENU (1/7)

Das Einrichtungsmenü in Ihrem TAGARNO FHD-Mikroskop bietet Ihnen 2 Zugänge zum Einrichten Ihres Mikroskops genau nach Ihren Wünschen.



Greifen Sie auf das Einrichtungsmenü zu, indem Sie die runde Mitteltaste auf dem XPLUS FHD-Bedienteil gedrückt halten, bis das Einrichtungsmenü erscheint.

Das Einrichtungsmenü enthält 6 Untermenüs:

1. Kameraeinstellungen
2. Allgemeine Einstellungen
3. Besondere Merkmale
4. Dateien
5. Info
6. Ein/aus



Zum Navigieren im Einrichtungsmenü verwenden Sie die Multifunktionstasten auf dem Bedienteil.



Falls anwendbar, wird dieses Feature durch Schieben der Taste nach rechts aktiviert. Durch Schieben der Taste nach links wird die Funktionalität deaktiviert.

Setup-Menü verlassen (Exit setup menu)

Sie können das Setup-Menü jederzeit verlassen, indem Sie für 1 Sekunde die mittlere Taste auf dem Bedienfeld drücken oder im Setup-Menü die Option Exit (Beenden) wählen. Das gleiche Verfahren ist unabhängig von der Menüoption gültig.

1. KAMERAEREINSTELLUNGEN



1. Weißabgleich-Kalibrierung (White balance calibration)

Führt eine automatische Weißabgleich-Einstellung durch, um die Farben korrekt auf dem Bildschirm abgebildet zu bekommen. Beim Einstellen des Weißabgleichs muss sich ein weißes Objekt im Blickfeld der Kamera befinden. Eine Weißabgleich-Kalibrierung erfolgt bei jedem Einschalten der Kamera, damit sie sich an die gegebenen Lichtbedingungen anpasst.

NB! Wenn das Blickfeld der Kamera kein weißes Objekt enthält, während das Gerät eingeschaltet wird, wird der Weißabgleich falsch sein, weshalb eine Weißabgleich-Anpassung nach obiger Beschreibung durchgeführt werden muss.

2. Optimaler Arbeitsabstand (Optimal working distance)

Diese Einrichtung verläuft in zwei Stufen und muss auf einer ebenen Oberfläche erfolgen. Folgen Sie den On-Screen-Anweisungen, um den optimalen Arbeitsabstand zu finden. Die vor der Ausführung angewandten Vergrößerungseinstellungen werden wiederhergestellt.

3. Nahlinse (Close-up Lens)

Geben Sie an, welche Linse an Ihrem TAGARNO-Mikroskop montiert ist, um beim Heran- und Herauszoomen die richtige Vergrößerungsstufe auf dem Bildschirm angezeigt zu bekommen.

4. Start-Vergrößerung (Start magnification)

Wählen Sie die anfängliche Vergrößerungsstufe, auf die sich Ihr TAGARNO-Mikroskop beim Einschalten Ihres Systems automatisch einstellen soll.

5. Vergrößerung sperren (Lock magnification)

Arretieren Sie Ihre Vergrößerungsstufe, sodass Ihr Mikroskop immer mit Ihrer anfänglichen Vergrößerungsstufe arbeitet und Sie nicht manuell hinein/herauszoomen können.

6. Erweiterte Kameraeinstellungen (Advanced camera settings=

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können die erweiterten Kameraeinstellungen detailliert angepasst werden, um eine optimale Sichtprüfung zu erzielen. Ist standardmäßig deaktiviert.

7. Breiter dynamischer Bereich (Wide dynamic range)

Wenn diese Option ausgewählt wurde und der Auto-Belichtungsmodus aktiv ist, nutzt die Kamera individuelle Belichtungseinstellungen für dunkle und helle Bereiche. Diese Option kann nützlich sein, um die Blendung bei der Inspektion reflektierender Objekte zu reduzieren.

NB: Wenn das Livebild der Kamera körnig ist, erhöhen Sie die Korrektur im Automatischen Belichtungsmodus.

8. Bildumkehrung (Picture flip)

Wählen Sie, ob Sie Ihr Bild auf dem Bildschirm so anzeigen möchten, wie es unter der Kamera platziert ist, oder ob Sie es um 180 Grad drehen möchten.

EINRICHTUNGSMENÜ / SETUP MENU (2/7)

9. Spiegelbild (Mirror image)

Spiegeln Sie das Livebild für eine ungespiegelte Inspektion.

10. Infrarotfilter (Infrared filter)

Schalten Sie den Infrarotfilter aus, wenn Sie das Infrarote Ringlicht verwenden. Um die Ringbeleuchtung normal zu verwenden, schalten Sie den Infrarotfilter ein.

11. Weißabgleich-Kalibrierung bei LED-Lichtwechsel (White balance calibration at LED light change)

Bitte einschalten, wenn Sie beim Wechsel der LED eine automatische Weißabgleich-Kalibrierung ausführen möchten. Ist standardmäßig deaktiviert.

Bitte ausschalten, wenn Sie beim Wechsel der LED keine automatische Weißabgleich-Kalibrierung ausführen möchten.

12. Videoformat (Videoformat)

Sie können zwischen unterschiedlichen verfügbaren Videoformaten wählen: 1080p60 | 1080p50 | 1080p30 | 1080p25.

Diese Option ist in MOVE und FRONT nicht verfügbar, da dieses System standardmäßig mit 1080p60 arbeitet.

13. Computeransicht (Computer view)

Nur TREND/PRESTIGE: Wählen Sie zwischen „Nur Kamera“ (Standard) und „Alle anzeigen“. Wenn „Alle anzeigen“ ausgewählt ist, werden Menüs und Apps auf dem Live-Video des USB 3.0-Ausgangs überlagert. Mit dieser Funktion können Sie einen Computer verwenden, um das Live-Bild des Mikroskops anzuzeigen.

Nur MOVE/FRONT: Wählen Sie zwischen Angehalten (Standard) und Streaming, um die Live-Ansicht der Kamera in einem Browser anzuzeigen. Starten Streaming: Mit Ethernet verbinden und auf remoteview.tagarno.com in einem Browser zugreifen. Suchen Sie die Sitzungs-ID und geben Sie die ID in das Fenster am Mikroskop ein. Bitte gehen Sie zu tagarno.com/remoteview-help für weitere Hilfe und Details.

14. Bildformat (Image format)

Wählen Sie beim Speichern eines Fotos aus verschiedenen Bildformaten. Verfügbare Formate sind TIFF, PNG, JPG oder BMP.

Hinweis: Die folgenden EXIF-Daten sind beim Speichern von Bildern im .jpg-Format enthalten: Marke und Modell des Mikroskops, Erstellungsdaten, Keyword-Daten aus Apps, Seriennummer und Sichtfeld. Alle in der Messanwendung hinzugefügten Anmerkungen sind hier ebenfalls enthalten.

15. Bildpräfix (Image prefix)

Ersetzen Sie den Standardbildpräfix (img_) vor dem Datum und dem Zeitstempel in den Dateinamen der aufgenommenen Bilder. Diese Funktion erfordert eine angeschlossene Tastatur.

16. Bildnamen zuweisen (Assign image name)

Wenn diese Einstellung aktiv ist, wird das Mikroskop zur Eingabe eines Bildnamens auffordern, bevor ein aufgenommenes Bild gespeichert wird.

Wenn Sie einen Scanner verwenden, um die aufgenommenen Bilder auf den TAGARNO FHD-Mikroskopen zu benennen, empfehlen wir Ihnen, dass der Scanner direkt an einen der beiden USB-Anschlüsse des Mikroskops angeschlossen ist.

Es wird nicht empfohlen, den Scanner an einen angeschlossenen USB-Hub anzuschließen, es sei denn, er wurde gründlich getestet.


Die Kommunikation über einige Hubs kann leider zu Datenverlust führen, was dazu führt, dass im gescannten Bildnamen ein oder mehrere zufällige Zeichen fehlen.

17. Bildvorschau (Image preview)

Diese Option ermöglicht es dem Nutzer, Bilder neuer Proben rasch zu untersuchen und zu erfassen. Wenn ein Bild erfasst wird, wird es standardmäßig 5 Sekunden lang in der Mitte des Displays zu sehen sein. Nun kann die Bildvorschau deaktiviert werden, so dass ein diskreteres Textkästchen 3 Sekunden lang eingeblendet wird.

EINRICHTUNGSMENÜ / SETUP MENU (3/7)

2. ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

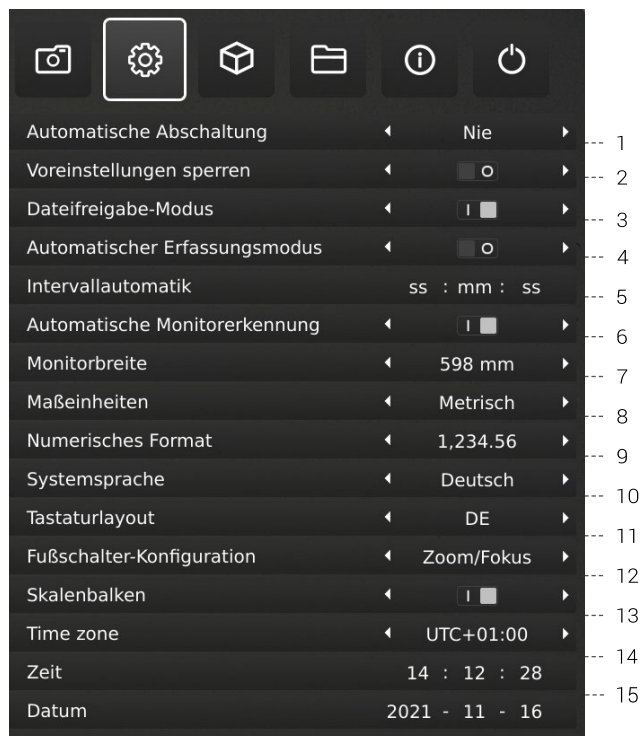

1. Automatische Abschaltung (Auto power off)

Wählen Sie, wann sich das Mikroskop nach einer Zeit der Inaktivität automatisch abschalten soll. Wählen Sie zwischen: Nie, 1 Stunde und 3 Stunden.

2. Sperre von Voreinstellungen (Lock presets)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Benutzer Voreinstellungen im Preset-Manager nicht versehentlich überschreiben.

Die XPLUS Steuerbox kann daher einfach entfernt werden. Der Bediener kann stattdessen eine angeschlossene numerische USB-Tastatur verwenden, um das digitale Mikroskop zu bedienen.

3. Filesharing-Modus (File share mode)

Aktivieren Sie die Dateifreigabe, um Bilder auf dem internen Speicher des Mikroskops zu speichern. Die Bilder können somit über Computer im gleichen Netzwerk wie das Mikroskop erreicht werden.

Für den Zugriff auf Fotos auf dem internen Speicher, siehe Abschnitt ZUGANG ZU GESPEICHERTEN DATEIEN

Um das Sicherheitsrisiko zu begrenzen, wird sehr empfohlen, den SMB 1.0-Support jedes Windows-basierten Betriebssystems in Ihrem Unternehmensnetzwerk zu deaktivieren. Die Deaktivierung erfolgt über „Programme & Eigenschaften“ unter „Systemsteuerung“.

4. Automatischer Erfassungsmodus (Auto Capture mode)

Zur automatischen Bilderfassung in einem bestimmten Intervall ist der automatische Bilderfassungsmodus zu aktivieren.

5. Intervallautomatik (Auto interval)

Stellen Sie die Funktion auf das von Ihnen bevorzugte Intervall zur automatischen Bilderfassung in einem bestimmten Intervall ein. Intervalle beginnen ab 2 Sekunden aufwärts. Starten/stoppen Sie die Intervallerfassung durch Betätigen der Fototaste auf dem Bedienteil.

6. Monitor-Rücklesung (Monitor Auto detect)

Schalten Sie Monitor aus um monitorbreite manuell einzustellen.

7. Monitorbreite (Monitor Width)

Stellen Sie manuell Ihre Monitorbreite ein, wenn Sie die automatische Monitor-Rücklesefunktion nicht nutzen möchten, die standardmäßig gelesen wird. Dies ändert automatisch die auf dem OSD gezeigte Vergrößerungsstufe. Bitte beachten Sie, dass das manuelle Ändern der Monitorbreite bei aktivierter Monitor Auto Detect-Funktion, die automatische Monitor-Erkennungsfunktion deaktiviert.

8. Systemeinheiten (System units)

Wählen Sie für den Gebrauch des Mikroskops die Anzeige metrischer oder britischer Einheiten.

9. Numerisches Format (Numeric format)

Hier können Sie das numerische Format nach Ihren Präferenzen auswählen. Wählen Sie zwischen 1.234,56, 1,234,56 oder 1 234,56.

10. Systemsprache (System language)

Folgende Sprachen sind als Systemsprache wählbar: Chinesisch, Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch und Ungarisch.

11. Tastaturlayout (Keyboard layout)

Wählen Sie mit den Tasten links oder rechts auf der XPLUS-Control-Box Ihre bevorzugte Sprache. Die verfügbaren Sprachen sind alphabetisch aufgeführt. Die Standardeinstellung des Mikroskops ist GB. Die verfügbaren Sprachen sind: AF, AL, AT, BE, BR, BW, CA, CD, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, LT, LV, ME, MT, NL, NO, PH, PK, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SN, TZ, US, VN und ZA.

12. Fußschalter-Konfiguration (Foot switch configuration)

Mit dieser Funktion können Sie mit dem Fußschalter zwischen „Nur Zoom“ und „Zoom/Fokus“ wählen.

Die Standardkonfiguration ist „Zoom/Fokus“. Die Einstellung der Option „Nur Zoom“ ermöglicht Ihnen, mit dem Fußschalter hinein/hinaus zu zoomen, auch wenn das Mikroskop durch die Control-Box im manuellen Fokusmodus eingestellt ist.

EINRICHTUNGSMENÜ / SETUP MENU (4/7)

3. Lineal (Ruler)

Schalten Sie die Lineal-Anwendung horizontal (oben, Mitte oder unten), vertikal (links, Mitte oder rechts) oder beide Richtungen ein und über Ihrem Live-Bild auf dem Bildschirm wird „Lineal anzeigen“ angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt STANDARD-APPS des Handbuchs.

4. Wasserzeichen (Watermark)

Sie haben die Möglichkeit, ein Info-Feld des aufgenommenen Bilds mit einem Bild-Präfix, einem Zeitstempel, horizontalem Sichtfeld, Mikroskopmodell sowie Seriennummer zu erstellen und/oder ein individuell erstelltes Wasserzeichen zu importieren. Das Wasserzeichen erscheint daraufhin in sämtlichen aufgenommenen Bildern. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt STANDARD-APPS des Handbuchs.

5. Verifikationslinien (Verification lines)

Diese Anwendung bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Qualitätsprüfung für Objekte beruhend auf präzise kalibrierten Messungen durchzuführen, indem vertikale und/oder horizontale Linien als Layer direkt vom Mikroskop aus über das Objekt gelegt werden.

6. Bildanalyse (Image analysis)

Wählen Sie eine der drei Bildanalyse-Apps im Drop-Down-Menü, wenn Sie auf diese Anwendung zugreifen: Farbanalysator, Partikelanalysator und Stippenzähler.

7. Bildvergleich (Image comparison)

Mit der App können Sie ein Muster oder Live-Bild auf verschiedene Arten mit einem Referenzbild vergleichen.

8. DXF Overlay (DXF overlay)

Importieren Sie eine DXF-Datei und fügen Sie sie als Overlay oben auf dem Livebild hinzu. Verwenden Sie die Suchfunktion, um nach einem bestimmten Komponentennamen in der DXF-Datei zu suchen.


9. PNG-Referenz (PNG reference)

Importieren Sie eine PNG-Datei und fügen Sie sie als Overlay oben auf dem Livebild hinzu. Die PNG-Datei kann über die Preset-Funktion abgerufen werden.

10. Trichinoskop-Anwendung (Trichinoscope Application)

Um Schweinefleisch auf trichinella zu untersuchen, verwenden Sie diese Anwendung mit einem Trichinoskop von TAGARNO.

4. DATEIEN

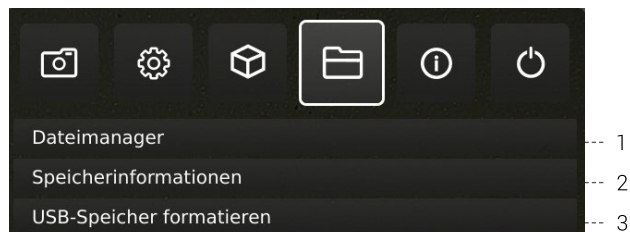

1. Dateimanager (File manager)

Zugriff auf Dateien, die auf dem Mikroskop oder einem angeschlossenen USB-Speicherstick gespeichert sind, direkt am Mikroskop. Umbenennen, Suchen, Kopieren, Verschieben (von Ordner zu Ordner oder von USB-Speicherstick zum internen Speicher und umgekehrt) inklusive Löschen von Dateien, alles ohne Verwendung eines Computers.

Bilder (die am Mikroskop aufgenommen oder auf das Mikroskop übertragen wurden) können im Vollbild- oder Vorschaumodus betrachtet werden. Letzteres ermöglicht, die Bilder als Referenz für zukünftige Inspektionen zu verwenden.

Hinweis: Wenn die DXF Overlay-App verfügbar ist, wird durch Auswahl einer DXF-Datei die DXF Overlay-App mit der ausgewählten DXF-Datei geöffnet.

Änderungen im Vorschaumodus

Im Vorschaumodus wird das gesamte Foto in einem kleinen Fenster angezeigt. Der Anzeigemaßstab ist in der oberen linken Ecke des Vorschaufensters sichtbar. Ändern Sie bei Bedarf die Größe des Fensters mit der Maus.

Ändern Sie den Anzeigemaßstab des Fotos mit dem Scrollrad der Maus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich des Fotos, den Sie im Maßstab 1:1 sehen möchten. Verwenden Sie Bildlaufleisten oder ziehen Sie das Foto mit der Maus, um den sichtbaren Bereich anzupassen. Es ist auch möglich, mit dem Scrollrad erneut zu zoomen.

Klicken Sie während der Anzeige im Maßstab 1:1 mit der rechten Maustaste, um zur Standardvorschauanzeige zurückzukehren, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste bei Maßstäben größer als 1:1, um zur Anzeige im Maßstab 1:1 zurückzukehren.

Navigation

Navigieren Sie mit dem XPLUS FHD-Bedienteil oder mit einer Maus oder Tastatur (falls angeschlossen) im Menü des Dateimanagers. Für die Navigationshilfe drücken Sie die Taste „P“ auf dem XPLUS FHD-Bedienteil oder drücken Sie F1 auf der Tastatur, um das Hilfefenster in der unteren linken Ecke des Monitors zu öffnen. Auf ähnliche Weise können Sie mit der Maus über die Menüsymbole fahren, um Tooltips anzuzeigen.

EINRICHTUNGSMENÜ / SETUP MENU (5/7)

Hinweis: Bei geöffnetem Dateimanager ist es nicht möglich, die Vergrößerungsstufe zu ändern oder die Momentaufnahme-Funktion auf dem XPLUS FHD-Bedienteil kurz zu drücken, um Fotos ohne Grafiken zu speichern. Langes Drücken dieser Taste zum Speichern mit Grafiken wird jedoch weiterhin unterstützt.


2. Speicherinformationen (Storage information)

Wenn Sie diese Funktion auswählen, wird die interne Speicherkapazität des Mikroskops und – falls angeschlossen – des USB-Speichersticks in einem Informationsfenster angezeigt.

3. USB-Speicherstick formatieren (Format USB storage)

Dieses TAGARNO FHD-Gerät unterstützt lediglich USB-Speichersticks mit einem FAT32-formatierten Dateisystem. Wenn dieses Dateisystem aktuell nicht auf Ihrem USB-Speicherstick installiert ist, nutzen Sie diese Funktion, um diesen zu formatieren. Ein zweites Fenster wird eingeblendet. In diesem werden Sie gebeten, Ihre Wahl zu bestätigen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Dateien auf dem USB-Speicherstick gelöscht werden, sobald die Formatierung beginnt. Die Formatierdauer fällt unterschiedlich aus.

5. INFO

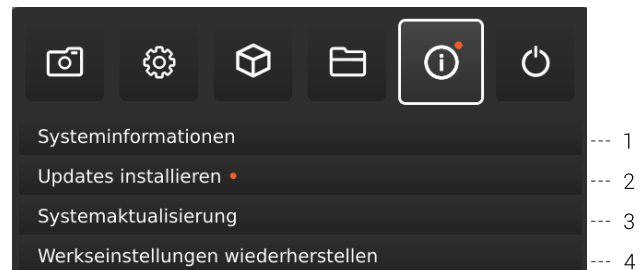

Hinweis: Ein orangefarbener Punkt neben dem Info-Menüsymbol zeigt an, dass eine neue Firmware verfügbar ist und eine Systemaktualisierung durchgeführt werden sollte.

1. Systeminformationen (System information)

Dadurch können Sie Modellnummer, Seriennummer, Firmware-Versionen und URL-Pfad sehen, um die aktuelle Firmware und Produkthandbücher, den Status der Testlizenz, alle permanent installierten Lizenzen und andere Informationen über das Produkt herunterzuladen.

2. Nach Updates suchen/Updates installieren (Check for updates/Install updates)

Suchen Sie nach verfügbaren Firmware-Updates, wenn das Mikroskop mit einem Netzwerk verbunden ist. Wenn eine neue Firmware-Version zur Installation verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen im separaten Abschnitt zur Systemaktualisierung.

Wenn das Mikroskop bereits erkannt hat, dass ein neues Firmware-Update verfügbar ist, ändert sich der Text von „Nach Updates suchen“ zu „Updates installieren“ und ein orangefarbener Punkt wird daneben angezeigt.

3. Systemaktualisierung (System update)

Siehe separaten Abschnitt zur Systemaktualisierung.

4. Wiederherstellung der werkseitigen Standardeinstellungen (Restore to factory settings)

Zum Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen, alle Ihre Daten und Einstellungen werden gelöscht einschließlich der Bilder und Kalibrierungen.

EINRICHTUNGSMENÜ / SETUP MENU (6/7)

TIPP!

Hier finden Sie die Anwendungshandbücher:
www.tagarno.com/productmanuals

13. Skalenbalken (Scale bar)

Der Skalenbalken zeigt die Größe eines inspierten Objekts an. Der Skalenbalken funktioniert in der Standardvergrößerung und in allen aktivierten Apps, mit Ausnahme der Verifikationslinien und der Messanwendung. Der Skalenbalken wird angesteuert, um die aktuelle Vergrößerungsstufe anzupassen. Dies ist standardmäßig aktiviert.

Hinweis: Die Skala ist approximativ und berücksichtigt nicht die Objektivverzeichnung.

14. UTC-Zeitzone (timezone)

Richten Sie diese Funktion ein, indem Sie die für Ihre geografische Region geltende UTC-Zeitzone ermitteln und einstellen. Führen Sie diesen Schritt aus, bevor Sie in den nächsten Schritten die Uhrzeit/ das Datum wie unten beschrieben so einstellen, dass sie der Ortszeit entsprechen.

Nur MOVE/FRONT: Wenn die Zeitzone richtig eingestellt ist (und die Power Box Internet hat), stellen sich Datum und Uhrzeit automatisch ein, wenn die Power Box länger als einen halben Tag vom Netz getrennt war.

15. Zeit (Time)

Durch das Einstellen der aktuellen Zeit wird die Registrierzeit beim Speichern von Fotos beeinflusst.

Wenn Sie ein MOVE oder FRONT-System besitzen, beachten Sie bitte die Punkte „Nur MOVE/FRONT“ unter dem Punkt „Datum“.

16. Datum (Date)


Durch das Einstellen des aktuellen Datums wird das Registrierdatum beim Speichern von Fotos beeinflusst.

Nur MOVE/FRONT: Die Uhrzeit stellt sich automatisch ein, wenn die MOVE Power Box länger als einen halben Tag vom Netz getrennt war. Bitte beachten Sie, dass die UTC-Zeitzone korrekt eingestellt sein muss und die Power Box einen Internetzugang haben muss.


Nur MOVE/FRONT: Die Echtzeituhr (Uhrzeit und Datum wie oben beschrieben) hat eine begrenzte Speicherzeit von ca. 12 Stunden und behält ihre Einstellungen nur, solange der Hauptschalter nicht ausgeschaltet wird. Wenn die Power box länger als 12 Stunden nicht mit Strom versorgt wurde, müssen Uhrzeit und Datum erneut eingestellt werden.

Um zu verhindern, dass Datum und Uhrzeit verloren gehen, verwenden Sie zum Ausschalten des Geräts nur die Standby-Taste an der Vorderseite der Power box oder das Menü „Power off“ (Ausschalten).

Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, blinkt ein Uhrensymbol im Statusfenster des Bildschirms:

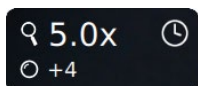

3. ANWENDUNGEN

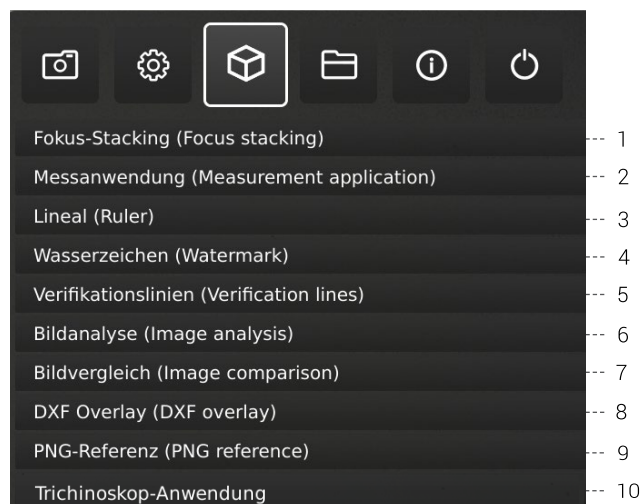

30-Tage-Testlizenz

Wählen Sie eine der nicht lizenzierten Anwendungen, um Ihre 30-Tage-Testlizenz zu starten. Auf diese Weise können Sie die Apps kostenlos für einen Zeitraum von 30 Tagen testen.

Sie können den Status der Testlizenz in den Systeminformationen des Mikroskops sehen.

Sobald die Probelizenz abgelaufen ist, sind nur noch erworbene Lizenzen verfügbar. Sie können natürlich vollen Zugriff auf alle Apps erwerben, indem Sie Ihren Händler kontaktieren.

Handbücher und Videos

Anwendungshandbücher und Übungsvideos finden Sie unter www.tagarno.com/productmanuals.

1. Focus-Stacking (Focus stacking)

Unter dem Menüpunkt „Applications“ haben Sie die Möglichkeit, die „Image Focus Stacking“-Option einzuschalten, mit denen Sie Bilder mit unterschiedlichem Fokus übereinanderstapeln und so ein gestochen scharfes Bild herstellen können.


Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt STANDARD-APPS des Handbuchs.

2. Messanwendung (Measurement application)

Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen, präzise Messungen wie etwa Linien-, Radius- oder Winkelmessungen direkt von Ihrem Mikroskop aus auszuführen.

EINRICHTUNGSMENÜ / SETUP MENU (7/7)

6. AUS

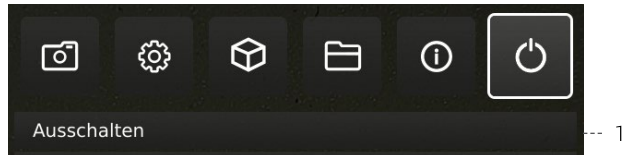

1. Ausschalten (Power off)

TAGARNO-Mikroskop ausschalten.

Menüoptionen, Layout und Nachrichten können leicht von einer Version abweichen von diesem Mikroskop zu einem anderen. Bitte wenden Sie sich an Ihren TAGARNO-Händler wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich Ihres TAGARNO Mikroskops haben

13. STANDARD-APPS

STANDARD APPS | FOCUS STACKING (1/3)

Mit Focus-Stacking können Sie Bilder mit unterschiedlichem Fokus übereinanderstapeln, um ein Bild mit außergewöhnlich hoher Schärfentiefe zu erzeugen.



1. Vergrößerungsniveau

Stellen Sie das Vergrößerungsniveau mithilfe des Auf- und Abwärtspfeils wie gewünscht ein. Das tatsächliche Vergrößerungsniveau wird in der Zoom-Option angezeigt und kann ebenfalls über eine angeschlossene Tastatur eingetippt werden.

Die Plus-/Minus-Tasten auf dem Steuerkasten sind aktiv und können alternativ statt des Zoom-Menüpunkts auf dem Bildschirm genutzt werden.

2. Fokus 1: Fokuseinstellung weit

Hier können Sie den am weitesten entfernten Teil des Objekts scharfstellen.

3. Fokus 2: Fokuseinstellung nah

Hier können Sie den nahgelegensten Teil des Objekts scharfstellen.

4. Schritte

Wählen Sie die Anzahl der übereinanderzustapelnden Bilder aus (5 bis 50). Verfügbare Intervalle: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50

5. Qualität

- Normal: Dies ist der Standard-Schnellmodus mit einer typischen Verarbeitungsgeschwindigkeit von 8 Sekunden für 15 Bilder.
- Hoch: In diesem Modus ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit reduziert und 15 Bilder können bis zu 13 Sekunden dauern.

Durch Verlängern der Verarbeitungsdauer werden visuelle Fehler reduziert und die Qualität erhöht.

6. „Stacking“ starten

Wählen Sie „Start“ an, um den Prozess einzuleiten. Warten Sie, bis das Menü „Done“ anzeigt.

7. Bild speichern

Nutzen Sie diese Option, um das Bild zu speichern. Die Bildspeicherungseinstellungen werden von der gewählten Grundeinstellung aus den allgemeinen Kameraeinstellungen übernommen.

Informationen zum Zugriff auf gespeicherte Dateien finden Sie im Abschnitt ZUGRIFF AUF GESPEICHERTE DATEIEN des Handbuchs.

8. Beenden

Anwendung beenden.

NB: Halten Sie die mittlere Taste auf dem Steuerkasten lange gedrückt, um die „Focus Stacking“-Anwendung zu schließen oder alle aktuellen „Focus Stacking“-Anwendungen abubrechen. Sämtliche aktuellen Einstellungen, die während des „Focus Stacking“ genutzt wurden (Zoom-Niveau ausgenommen) werden beim Herunterfahren beibehalten.

STANDARD APPS | LINEAL (2/3)

Mit dem Lineal können Sie vertikale und/oder horizontale Lineale in einer Vielzahl von Farben auf Ihrem Livebild hinzufügen.

1. Erste Schritte mit der App

Geben Sie vor dem Gebrauch der Anwendung bei den Kameraeinstellungen des Mikroskops an, welche Linse derzeit am Mikroskop montiert ist.

Wenn die montierte Linse in den Kameraeinstellungen des Mikroskops nicht verfügbar ist, führen Sie bitte eine Kalibrierung des Lineals durch (nähere Informationen siehe Abschnitt 4 des SETUP-MENU).



2. Maßeinheiten (System units)

Wählen Sie die von Ihnen bevorzugten Systemeinheiten (metrisch oder britisch) unter den Allgemeinen Einstellungen im Einrichtungsmenü (Setup Menü).



3. Lineal Kalibrierung (Ruler calibration)

Führen Sie anhand der druckbaren Kalibrierlineale von TAGARNO eine lineare Kalibrierung der Ruler-App durch, wenn die montierte Linse in den Kameraeinstellungen des Mikroskops nicht verfügbar ist. Wird keine Kalibrierung durchgeführt, wird die Ruler-App ungenau.

Das System unterstützt die Linsen +3, +4, +5 oder +10.

Hinweis: Achten Sie darauf, das für die montierte Linse passende Kalibrierlineal zu verwenden, da für verschiedene Linsen auch verschiedene Lineale erforderlich sind.

Hinweis: Das System kann immer nur eine +10-Linse unterstützen.

4. Lineal aktivieren

Aktivieren Sie das Lineal, indem Sie den Schieberegler nach rechts bewegen. Deaktivieren Sie das Lineal, indem Sie den Schieberegler nach links bewegen.

5. Richtung des Lineals

Aktivieren Sie die Lineal-App im Anwendungsmenü mit den linken und rechten Pfeiltasten auf dem XPLUS-Bedienfeld. Wählen Sie zwischen Horizontal (oben, Mitte, unten, aus) und Vertikal (links, Mitte, rechts, Aus)."

Wenn Sie das Lineal nach links, rechts, oben oder unten bewegen, kann die Präzision beeinträchtigt werden. Je geringer die Vergrößerung, desto geringer die Präzision. Bei minimaler Vergrößerung mit einer +4 Linse kann die Präzision 5% erreichen.

6. Linealfarbe (Ruler color)


Stellen Sie die gewünschte Farbe für das Lineal ein, um es vom anzuzeigenden Objekt abzugrenzen. Wählen Sie die Option „Ruler color“ im Menüpunkt „General settings“ im Setup-Menü an.

Hier haben Sie Wahl zwischen sechs unterschiedlichen Farben: Gelb, Blau, Rot, Schwarz, Weiß und Grün.

7. Manuelle Fokuseinstellung

Wenn das Lineal ausgewählt ist, startet das System automatisch mit manueller Fokuseinstellung, um den Teil des Objekts zu fokussieren, der am weitesten entfernt liegt.

Falls erforderlich, stellen Sie den Fokus manuell ein, indem Sie die Höhe des Mikroskops ändern, um das gewünschte Objekt scharf zu sehen. Verwenden Sie dann die Tasten zum Heran- oder Herauszoomen, um die Feineinstellungen des Fokus vorzunehmen.

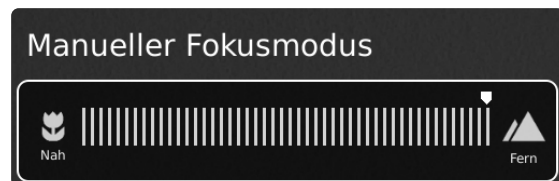

Wenn Probleme mit der Schärfe auftreten, bitte vor Gebrauch der Lineal-Anwendung den Menüpunkt „Optimaler Arbeitsabstand“ bei den Kameraeinstellungen des Mikroskops verwenden.

8. Bild mit oder ohne Grafiken speichern

Es ist ebenfalls möglich, ein Bild mitsamt den Linealgrafiken zu speichern, indem Sie die Bildtaste auf dem Steuerkasten lang gedrückt halten. Durch kurzes Drücken der Taste wird das Bild ohne Grafiken gespeichert.

Informationen zum Zugriff auf gespeicherte Dateien finden Sie im Abschnitt ZUGRIFF AUF GESPEICHERTE DATEIEN des Handbuchs.

9. Anwendungsverknüpfung

Bei Verwendung als Anwendungsverknüpfung über das XPLUS-Steuerfeld wird das Lineal basierend auf seiner letzten Einstellung ein- und ausgeschaltet. Hinweis: Wenn beide Lineale beim Aktivieren der Anwendungsverknüpfung deaktiviert sind, wird das Lineal auf die Standardposition gesetzt."

STANDARD APPS | WASSERZEICHEN (3/3)

Mit dem Wasserzeichen erhalten Ihre gespeicherten Bilder ein Info-Feld mit Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung (Zeitstempel, horizontales Sichtfeld, Mikroskopmodell und Seriennummer) und/oder ein benutzerdefiniertes Wasserzeichen (z. B.: Logo oder VERTRAULICH).

Erstellen eines Wasserzeichens

Um Wasserzeichen zu verwenden, erstellen Sie eine PNG-Datei mit den Maßen 1920 x 1080 Pixel und geben Sie ihr einen Dateinamen, der mit ".png" endet. Wir empfehlen die Verwendung von GIMP, einem kostenlosen Grafikeditor oder Adobe Photoshop.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Wasserzeichen auf allen aufgenommenen Bildern angezeigt.



1. Sämtliche Einstellungen aktivieren oder deaktivieren

Hier können Sie auswählen, ob sämtliche Wasserzeicheneinstellungen gleichzeitig aktiviert oder deaktiviert werden sollen.

2. Info-Feld aktivieren oder deaktivieren

Hier können Sie das Info-Feld aktivieren oder deaktivieren; im Info-Feld werden automatisch ein Bild-Präfix (Standard-Präfix oder unter den Kameraeinstellungen festgelegter Präfix), ein Zeitstempel, horizontales Sichtfeld sowie Mikroskopmodell und Seriennummer angezeigt.

3. Individuelles Wasserzeichen aktivieren oder deaktivieren

Hier können Sie das zuletzt importierte individuelle Wasserzeichen aktivieren oder deaktivieren.

4. Individuelles Wasserzeichen importieren

In diesem Schritt können Sie ein individuelles Wasserzeichen über einen an das Mikroskop angeschlossenen USB-Stick importieren.


Es kann nur jeweils ein individuelles Wasserzeichen auf einmal importiert werden. Wenn Sie demnach das aktuelle Wasserzeichen wechseln möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen, um ein neues Wasserzeichen zu importieren:

Hinweis: Wasserzeichen können von einem USB-Speicher nur mit einem FAT32-formatierten Dateisystem importiert werden. Wenn Ihr USB-Speicher zur Zeit nicht dieses Dateisystem hat, können Sie den USB-Speicher in einem Dialogfeld formatieren. Ein zweites Fenster wird eingeblendet. In diesem werden Sie gebeten, Ihre Wahl zu bestätigen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Dateien auf dem USB-Speicherstick gelöscht werden, sobald die Formatierung beginnt. Die Formatierdauer fällt unterschiedlich aus.

Nach dem Import können Sie eine Vorschau des Wasserzeichens sehen, bevor Sie das Dialogfeld schließen.

Informationen zum Zugriff auf gespeicherte Dateien finden Sie im Abschnitt ZUGRIFF AUF GESPEICHERTE DATEIEN des Handbuchs.

14. ZUGRIFF AUF GESPEICHERTE DATEIEN

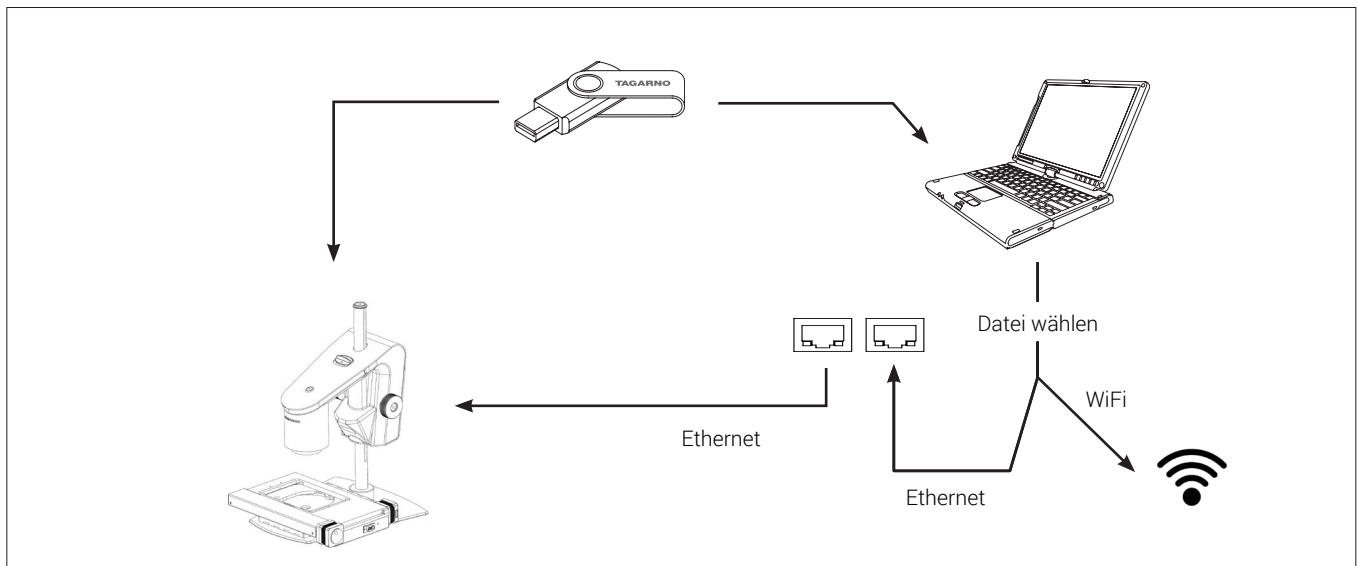

Zugriff auf Dateien direkt am Mikroskop

Verwenden Sie den Dateimanager (siehe Abschnitt Einrichtungsmenü), um auf Dateien zuzugreifen, die im internen Speicher des Mikroskops oder eines eingesteckten USB-Speichersticks gespeichert sind, ohne einen Computer zu verwenden.

Hinweis: Um Bilder im internen Speicher des Mikroskops zu speichern, aktivieren Sie den Filesharing-Modus im Einrichtungsmenü des Mikroskops.

Zugriff auf Dateien auf USB-Speicherstick über Computer

Ziehen Sie den USB-Speicherstick vom Mikroskop ab und stecken Sie ihn in einen Computer ein, um auf die auf dem USB-Speicherstick gespeicherten Fotos zuzugreifen.

Zugriff auf Dateien im internen Speicher über Computer

Um über einen Computer auf Dateien zuzugreifen, die im internen Speicher des Mikroskops gespeichert sind, muss das Mikroskop selbst an ein Netzwerk angeschlossen sein. Verwenden Sie eine der beiden folgenden Methoden:

Methode 1

- Schließen Sie das Kabel von der Steckdose ans Mikroskop an. Verbinden Sie dann einen Computer mit demselben Netzwerk entweder per Kabel oder per WLAN.

Methode 2

- Schließen Sie einen Computer und das Mikroskop an einen eigenständigen Router ohne Internetverbindung an, um ein geschlossenes Netzwerk zu erhalten. Diese Lösung ist nützlich, wenn Sie nicht das Mikroskop mit Ihrem Netzwerk verbinden können.

Unabhängig von der Methode ist zu überprüfen, ob eine IP-Adresse des Mikroskops in den Systeminformationen des Mikroskops angezeigt wird. Wenn keine IP-Adresse angegeben wird, überprüfen

Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind oder kontaktieren Sie einen Netzwerkadministrator.

Folgen Sie dann für den Zugriff auf die Dateien der untenstehenden Beschreibung, die auf Ihr Betriebssystem zutrifft:

Hinweis: xxxxx bezeichnet die Seriennummer des Mikroskops, die auf dem Produktetikett und über das Systeminformationsfenster im Einrichtungsmenü des Mikroskops verfügbar ist.

Zugriff auf Dateien mit Windows-Betriebssystem:

- Öffnen Sie den Datei-Explorer und geben Sie Folgendes ein:
\\tagarno-snxxxxx

Zugriff auf Dateien mit macOS-Betriebssystem:

- Öffnen Sie die Verbindung zum Server-Fenster und geben Sie Folgendes ein: smb://tagarno-snxxxxx/
- Verbinden drücken

In beiden Fällen erscheint ein Fenster, und Sie können Folgendes eingeben:

- Benutzername: \public (Windows) oder public (mac)
- Passwort: pub1234

Zugriff auf EXIF-Daten

Auf die EXIF-Daten von .jpg-Bildern kann zugegriffen werden, wenn sie auf einen Computer übertragen werden. Die EXIF-Daten sind nicht verfügbar, wenn direkt am Mikroskop auf die Bilder zugegriffen wird.

Textanmerkungen in der Mess-App und der Bildvergleichs-App werden im IPTC/XMP-Format gespeichert:

In Windows 10/11 erscheinen diese als Tags. Tags können im Datei-Explorer durchsucht werden, indem Sie „tags:keyword“ in das Suchfeld eingeben.

Unter MacOS werden diese in den Schlagwortinformationen angezeigt. Öffnen Sie das Bild mit der Vorschau, drücken Sie \mathbb{H} -I und klicken Sie auf das Lupensymbol.

15. SYSTEMAKTUALISIERUNG

SYSTEMAKTUALISIERUNG (1/4)

Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um eine Systemaktualisierung auf Ihrem TAGARNO durchzuführen.

Eine Systemaktualisierung kann entweder online oder mit einem USB-Speicherstick durchgeführt werden. Weitere Informationen zu den beiden Prozessen finden Sie im Abschnitt „Online-Systemaktualisierung“ oder im Abschnitt „Manuelle Systemaktualisierung“.

ONLINE-SYSTEMAKTUALISIERUNG

Um eine Online-Systemaktualisierung durchzuführen, muss das Mikroskop mit einem Netzwerk verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Anschlüsse“.


Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, wird ein orangefarbener Punkt neben dem Info-Menüsymbol angezeigt. Die Menüoption „Nach Updates suchen“ ändert sich ebenfalls in „Updates installieren“ und hier wird auch ein orangefarbener Punkt angezeigt.

Führen Sie die untenstehenden Schritte aus, um eine Systemaktualisierung Ihres TAGARNO-Mikroskops durchzuführen

Schritt 1: Installation starten




1. Greifen Sie auf das Einrichtungsmenü zu, indem Sie die runde Mitteltaste auf dem XPLUS FHD-Bedienteil gedrückt halten, bis das Einrichtungsmenü erscheint. Beachten Sie, dass sich neben dem Info-Menüsymbol ein orangefarbener Punkt befindet. Dieser zeigt an, dass eine neue Firmware verfügbar ist und eine Systemaktualisierung durchgeführt werden sollte.
2. Nutzen Sie die Multifunktionsknöpfe auf der XPLUS FHD-Kontrolleinheit.
3. Gehen Sie im oberen Menü auf das Menüsymbol Info, navigieren Sie zu „Update installieren“ und wählen Sie es durch Drücken der runden mittleren Taste aus.

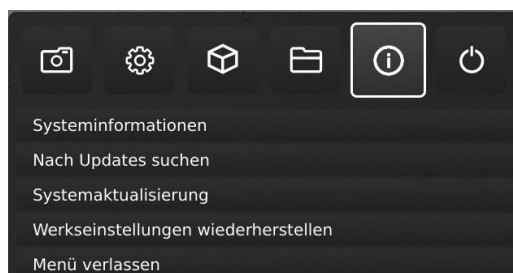

Schritt 2: Installation ausführen

Bildschirmdialoge führen Sie durch den Aktualisierungsprozess.

1. Es erscheint ein Fenster „Neues Update verfügbar“. Drücken Sie OK, um den Herunterlade- und Installationsvorgang zu starten.

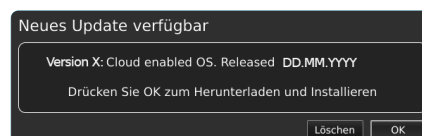

Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt kann die Systemaktualisierung durch Drücken auf Cancel sicher abgebrochen werden.




Hinweis: Schalten Sie das Mikroskop während der Systemaktualisierung nicht aus und trennen Sie es nicht vom Stromnetz. Dadurch würde Ihr Gerät beschädigt und könnte nicht mehr genutzt werden.

2. Wenn die Systemaktualisierung abgeschlossen ist, startet das Mikroskop automatisch.

Hinweis: Ggf. schaltet sich das Mikroskop nach dem Neustart aus. Schalten Sie es in diesem Fall manuell wieder ein.

Schritt 3: Installation verifizieren

1. Überprüfen Sie die Systemaktualisierung, indem Sie prüfen, ob die Anwendungsversion (angezeigt im Setup-Menü – Info – Systeminformationen) mit der kürzlich installierten Systemaktualisierung übereinstimmt.

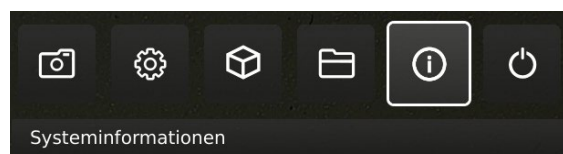

SYSTEMAKTUALISIERUNG (2/4)

Schritt 4: Anwendung aktivieren

Wenn eine neue Anwendung verfügbar ist (entweder über die 30-Tage-Testlizenz oder nach der Installation der App), erscheint ein neuer Menüpunkt im Setup-Menü unter Punkt 3 „Anwendungen“. Hier wird die neue Anwendung angezeigt.

Hinweis: Um die Anwendung nach der Installation zu aktivieren, benötigen Sie einen eindeutigen Lizenzschlüssel, der aus der Seriennummer des Mikroskops generiert wird.

Siehe Abschnitt zur Lizenzaktivierung, in dem näher aufgeführt wird, wie Sie Ihre Lizenz aktivieren.

Nachdem die Lizenz aktiviert wurde, können Sie die neue Anwendung oder das neue Feature anwählen und nutzen.

Weitere Informationen zur Nutzung von TARGARNO-Anwendungen finden Sie im Nutzerhandbuch.

Nehmen Sie Kontakt mit dem TAGARNO-Händler auf, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder senden Sie eine E-Mail an **support@tagarno.com**, falls Sie Probleme beim Ausführen einer Systemaktualisierung haben.

MANUELLE SYSTEMAKTUALISIERUNG

Um eine Systemaktualisierung manuell durchzuführen, muss eine Systemaktualisierungsdatei direkt auf dem Mikroskop installiert werden.

Hinweis: In einigen Fällen ist es erforderlich, mehr als einen Systemaktualisierungsprozess durchzuführen, wenn eine Aktualisierung wesentliche Verbesserungen und große Dateien umfasst. Das Mikroskop benachrichtigt Sie, wenn dies nötig wird.


Führen Sie die untenstehenden Schritte aus, um eine Systemaktualisierung Ihres TAGARNO-Mikroskops durchzuführen

Schritt 1: Installationsdatei herunterladen

1. Die Installationsdatei/en ist/sind über folgenden Link verfügbar:

www.tagarno.com/firmware-download

2. Speichern Sie die Installationsdatei(en) auf einem USB-Stick (FAT32-formatiert)

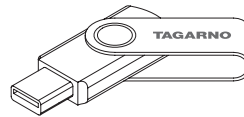

3. Wenn die Datei/en in einen ZIP-Ordner enthalten ist/sind, entpacken Sie diesen und stellen Sie sicher, dass sich nur die richtige/n Installationsdatei/en und keine vorherige Systemaktualisierungen auf dem USB-Stick befinden.

Hinweis: Dateinamen weisen stets folgendes Format auf: tagarno_tagarno_fhd_system_vx_xx.image
tagarno_fhd_system_vx_xx.system
tagarno_fhd_system_vx_xx.update
(x_xx bezeichnet die Systemversion)

Die Installationsdatei/en für TAGARNO FHD TREND/PRESTIGE/UNO ist/sind identisch.

SYSTEMAKTUALISIERUNG (3/4)

Schritt 2: USB-Stick anschliessen

1. Stecken Sie den USB-Speicherstick je nach Mikroskopmodell in einen der USB-Eingänge auf der Rückseite des Mikroskops oder der Power Box.

Schritt 3: Installation starten

1. Der Systemaktualisierungsprozess wird über: Info - Systemaktualisierung im Konfigurationsmenü eingeleitet.



A. Greifen Sie auf das Einrichtungsmenü zu, indem Sie die runde Mitteltaste auf dem XPLUS FHD-Bedienteil gedrückt halten, bis das Einrichtungsmenü erscheint.


B. Nutzen Sie die Multifunktionsknöpfe auf der XPLUS FHD-Kontrolleinheit.

C. Wählen Sie den vierten Menüpunkt (Info) im oberen Menü an, navigieren Sie zur Systemaktualisierung und bestätigen Sie die Auswahl über den runden Mittelknopf.

Schritt 4: Installation ausführen

Bildschirmdialoge führen Sie durch den Aktualisierungsprozess.

1. Eine Systemaktualisierungswarnung erscheint – lesen Sie diese bitte und drücken Sie auf OK, um die Systemaktualisierung zu starten.

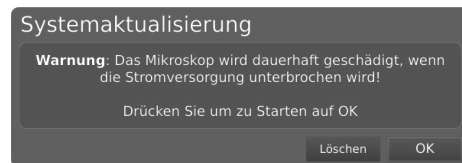


Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt kann die Systemaktualisierung durch Drücken auf Cancel sicher abgebrochen werden.



Hinweis: Schalten Sie das Mikroskop während der Systemaktualisierung nicht aus und trennen Sie es nicht vom Stromnetz. Dadurch würde Ihr Gerät beschädigt und könnte nicht mehr genutzt werden.


2. Wenn die Systemaktualisierungsdatei gelesen und validiert wurde, werden Informationen zur neuen Version angezeigt. Warten Sie, bis das System aktualisiert wurde.

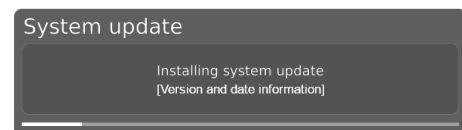

3. Wenn die Systemaktualisierung abgeschlossen ist, startet das Mikroskop automatisch.

Hinweis: Ggf. schaltet sich das Mikroskop nach dem Neustart aus. Schalten Sie es in diesem Fall manuell wieder ein.


4. Nach dem Neustart des Mikroskops muss das System ggf. erneut aktualisiert werden. Folgen Sie hierzu den oben aufgeführten Schritten, um eine erneute Systemaktualisierung auszuführen.

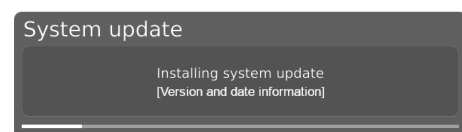

SYSTEMAKTUALISIERUNG (4/4)

Schritt 5: Installation verifizieren

Verifizieren Sie die Systemaktualisierung, indem Sie prüfen, ob die Anwendungsversion (im Konfigurationsmenü unter: Setup menu - Info - Systeminformationen) angezeigt

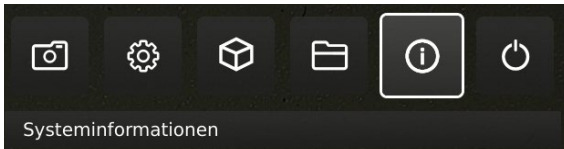

Schritt 6: Anwendung aktivieren

Wenn eine neue Anwendung verfügbar ist (entweder über die 30-Tage-Testlizenz oder nach der Installation der App), erscheint ein neuer Menüpunkt im Setup-Menü unter Punkt 3 „Anwendungen“. Hier wird die neue Anwendung angezeigt.

Hinweis: Um die Anwendung nach der Installation zu aktivieren, benötigen Sie einen eindeutigen Lizenzschlüssel, der aus der Seriennummer des Mikroskops generiert wird.

Siehe Abschnitt zur Lizenzaktivierung, in dem näher aufgeführt wird, wie Sie Ihre Lizenz aktivieren.

Nachdem die Lizenz aktiviert wurde, können Sie die neue Anwendung oder das neue Feature anwählen und nutzen.

Weitere Informationen zur Nutzung von TARGARNO-Anwendungen finden Sie im Nutzerhandbuch.

Nehmen Sie Kontakt mit dem TAGARNO-Händler auf, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder senden Sie eine E-Mail an **support@tagarno.com**, falls Sie Probleme beim Ausführen einer Systemaktualisierung haben.

16. LIZENZ AKTIVIEREN

Nach dem Kauf einer TAGARNO-Applikation müssen Sie diese mit einer eindeutigen Lizenzschlüsseldatei aktivieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Lizenzschlüssel für Ihr TAGARNO-Mikroskop zu aktivieren:


Hinweis: Die Lizenz kann nur in Verbindung mit dem Mikroskop genutzt werden, dessen Seriennummer in Ihrer Lizenz angegeben ist. Die Lizenz kann nicht entfernt und auf ein anderes Mikroskop übertragen werden.

SCHRITT 1: LIZENZSCHLÜSSELDATEI HERUNTERLADEN

1. Sie werden eine E-Mail mit einer eindeutigen Lizenzschlüsseldatei erhalten, nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, die einen Aktivierungscode enthält, mit dem Sie die Lizenz über www.tagarno.com/request-license

Hinweis: Bitte setzen Sie sich mit license@tagarno.com in Kontakt, falls Sie keine Lizenzschlüsseldatei erhalten haben.

2. Speichern Sie die Installationsdatei(en) auf einem USB-Stick (FAT32-formatiert)

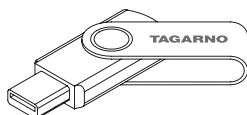

3. Wenn sich die Datei in einem ZIP-Ordner befindet, entpacken Sie den Ordner und stellen Sie sicher, dass nur die richtige Lizenzdatei und keine ZIP-Ordner auf dem Memory Stick angezeigt werden. Achten Sie darauf, die Lizenzdatei auch im USB-Hauptverzeichnis zu platzieren.

SCHRITT 2: USB-STICK ANSCHLIESSEN

4. Stecken Sie den USB-Speicherstick je nach Mikroskopmodell in einen der USB-Eingänge auf der Rückseite des Mikroskops oder der Power Box.

SCHRITT 3: AKTIVIERUNG STARTEN

5. Der Aktivierungsprozess wird über „Info“ -> „System Update“ im Konfigurationsmenü eingeleitet.



A. Das Konfigurationsmenü wählen Sie an, indem Sie auf den runden Mittelknopf auf der XPLUS FHD-Steuereinheit drücken, bis das Konfigurationsmenü erscheint


B. Nutzen Sie die Multifunktionsknöpfe auf der XPLUS FHD-Steuereinheit, um im Konfigurationsmenü zu navigieren.

C. Wählen Sie den vierten Menüpunkt (Info) im oberen Menü


D. Navigieren Sie zur Systemaktualisierung und wählen Sie diese durch Drücken auf den runden Mittelknopf an

SCHRITT 4: INSTALLATION AUSFÜHREN

6. Eine Systemaktualisierungswarnung erscheint - Lesen Sie diese bitte und drücken Sie auf OK, um die Systemaktualisierung zu starten.

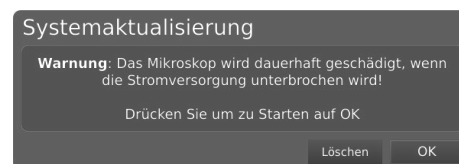

7. Klicken Sie auf „OK“, woraufhin die Aktualisierung verarbeitet wird. Drücken Sie bitte zu diesem Zeitpunkt auf keinen Knopf auf der Kontrolleinheit, es sei denn, dass das Konfigurationsmenü Sie dazu auffordert

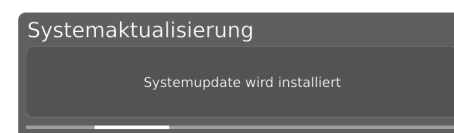

SCHRITT 5: ANWENDUNG ANWÄHLEN


Nachdem die Lizenz aktiviert wurde, können Sie die neue Anwendung oder das neue Feature anwählen und nutzen.

Weitere Informationen zur Nutzung von TARGARNO-Anwendungen und -Features finden Sie im Nutzerhandbuch

Die TAGARNO-Anwendung ist nun aktiviert und kann genutzt werden. Nehmen Sie Kontakt mit dem TAGARNO-Händler auf, bei dem Sie das Produkt erworben haben, falls Sie Probleme beim Aktivieren der Anwendung haben.


17. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | XY-TISCH (1/3)

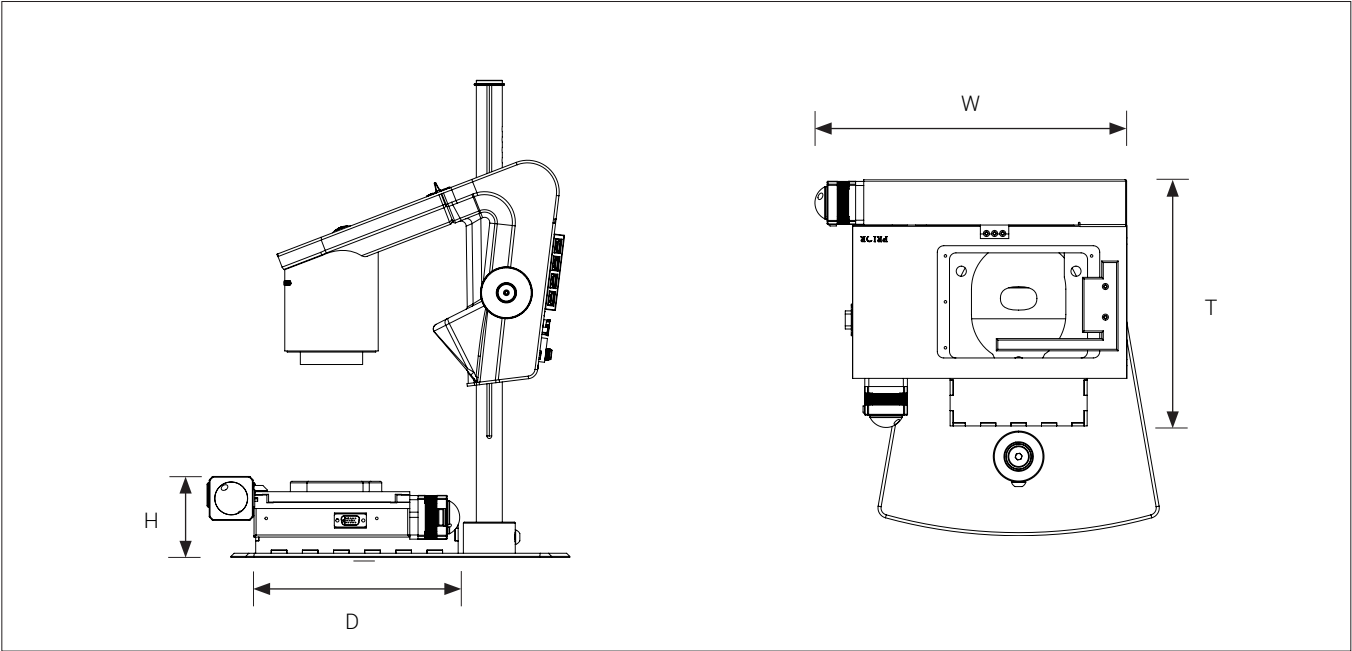

Abmessungen	H: 60.50 mm	
	T: 195.35 mm	
	B: 294.10 mm	
Gewicht	2.2 kg/4.85 lbs	
Arbeitsbereich	125 x 75 mm	
Auflösung	1 µm	
Reproduzierbarkeit	± 5 µm	
Antriebsmechanismus	Spielfrei mit Leitspindel	
Linearlager	3-mm-Kugellager	
Endschalter	X und Y	
Leistungsanforderungen	Netzspannung	100 – 240V~ ±10%
	Netzfrequenz	50/60Hz
	AC-Stromverbrauch (typ.)	50mA/240V~
	DC-Stromverbrauch (typ.)	0.5A/24V
Umweltbedingungen	Temperatur	Lagerung: -5 bis 60°C
		Bedienung: 5 bis 40°C
	Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 20 bis 90% RH nicht kondensierend
		Bedienung: 30 bis 80 % RH bei 31 °C, linear abnehmend auf 50 % RH bei 40 °C
	Höhe	0 bis 2000 m über der Meeresoberfläche
	Grad der Verunreinigung	2

TECHNICAL SPECIFICATIONS | TRICHINOSCOPE (2/3)

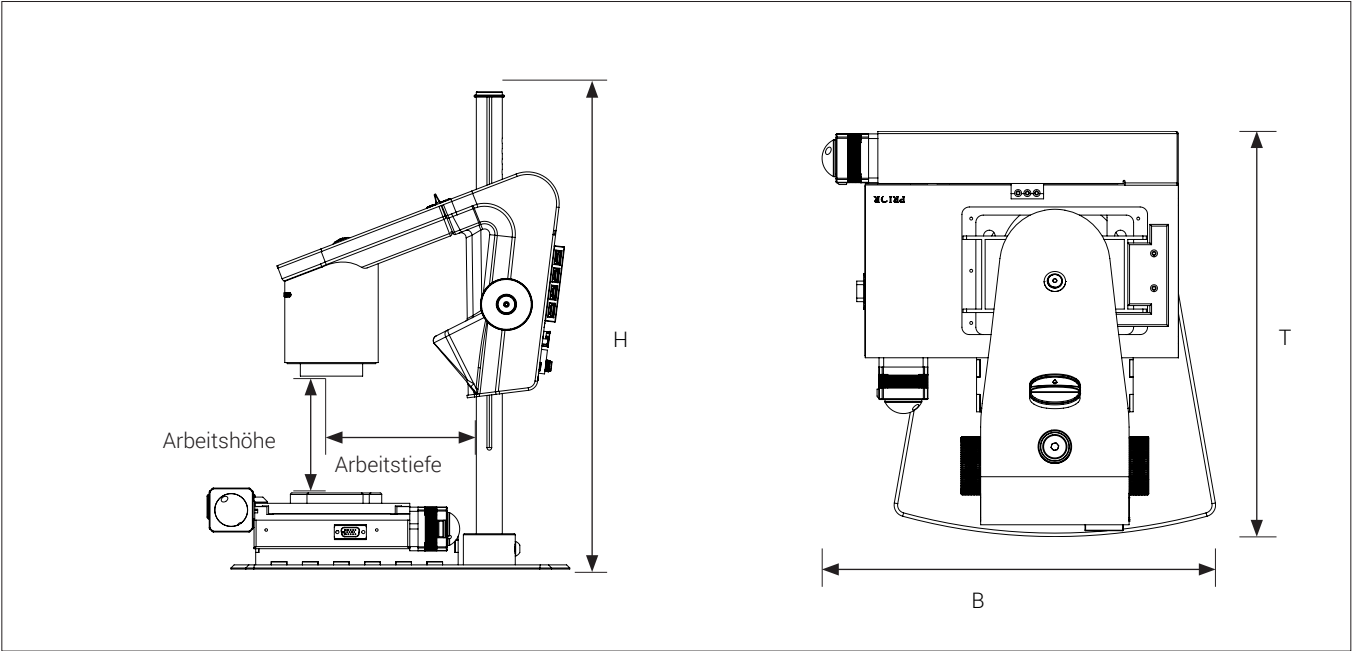

Abmessungen	H: 464mm/18.3"	
	T: 325mm/12.8"	
	B: 275mm/10.8"	
Gewicht	11 kg/24.25 lbs	
Kameraauflösung	FHD 1080p	
	1920x1080@25/30/50/60Hz	
Kamera Zoom	30x optisch	
Linse	+10 (achromatisch)	
Arbeitshöhe	Min: 27mm/1.06"	
	Max: 250mm/9.84"	
Arbeitstiefe	150mm/5.91"	
Monitor-Formaterkennung	Ja	
Anschlüsse	2 x USB 2.0 Typ A Buchse	Ethernet RJ-45
	Steuerbox, D-SUB 9-Pin-Buchse	USB 3.0 Typ B Buchse
	Monitorausgang HDMI Standard Typ A	Stromversorgung DC Klinkenstecker
Leistungsanforderungen	Netzspannung	100 - 240V ~ ± 10%
	Netzfrequenz	50/60Hz
	AC-Stromverbrauch (typ.)	200mA/100V~ 90mA/240V~
	DC-Stromverbrauch (typ.)	1.7A/12V ---
Umweltbedingungen	Temperatur	Lagerung: -5 bis 60°C / 23 bis 140°F Bedienung: 5 bis 40°C / 41 bis 104°F
	Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 20 bis 90% RH nicht kondensierend Bedienung: 30 bis 80% RH nicht kondensierend
	Höhe	0 bis 2000m / 0 bis 6500ft über der Meeresoberfläche
	Grad der Verunreinigung	2

TECHNICAL SPECIFICATIONS | OVERVIEW (3/3)

EMPFOHLENES MONITORFORMAT			
Hochformat	16:9 (Breitbild)	Verknüpfung	HDMI-Eingabe
Response time	2-8 ms	Signalformat	FHD 1920x1080

18. PC-ANFORDERUNGEN

FULL HD 1080P @ 50/60HZ		
Betriebssystem	Desktop	Laptop
	Windows 7, 8 oder 10 (mit DirectX 11)	
Speicher	8GB	
CPU (Zentralprozessor)	Intel® Core™ i5 oder i7 @2.4GHz, (4. Generation namens 4xxx oder neuer)	CPU: Intel® Core™ i5 oder i7 @2.4GHz (4. Generation namens 4xxx oder neuer)
Festplattenspeicher	1GB erforderlich (SSD-Typ empfohlen)	
Anschluss	USB 3.0 xHCI host controller (Intel-Chipsatz empfohlen)	
Graphics integriert	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4400
Dedicated-Grafikkarte	AMD Radeon™, HD 7xxx Series mit 2GB RAM	nVidia GeForce GT 740M mit 2GB RAM
Monitorauflösung	1920x1080	

FULL HD 1080P @ 25/30HZ		
Betriebssystem	Desktop	Laptop
	Windows 7, 8 oder 10 (mit DirectX 11)	
Speicher	4GB	
CPU (Zentralprozessor)	Intel® Core™ Dual@3.0GHz oder i3@2.4GHz, (4. Generation namens 4xxx oder neuer)	Intel® Core™ i3 @ 3.2GHz, (4. Generation namens 4xxx oder neuer)
Festplattenspeicher	1GB erforderlich (SSD-Typ empfohlen)	
Anschluss	USB 3.0 xHCI host controller (Intel-Chipsatz empfohlen)	
Graphics integriert	Intel® HD Graphics	
Dedicated-Grafikkarte	AMD Radeon™, 1GB ram	nVidia GeForce GT 1GB RAM
Monitorauflösung	1920x1080	

SOFTWARE EMPFOHLEN (DRITTANBIETER)

Windows 7	Youcam 7
Windows 8	Windows 8 Camera App
Windows 10	Windows 10 Camera App

19. WARTUNG

- Lagern und benutzen Sie das Produkt in einem trockenen, sauberen und belüfteten Raum.
- Stellen Sie das Produkt nicht in direktes Sonnenlicht, neben einen Heizkörper/ein Heizgerät oder an einen Ort, wo das Gerät Flüssigkeiten ausgesetzt werden könnte.
- Alle Stecker sind für eine bestimmte Nutzungsweise vorgesehen. Daher sollten Sie beim Anschluss des Produkts niemals Gewalt anwenden.
- Denken Sie daran, alle Elemente zu trennen, wenn Sie beabsichtigen, das Produkt zu bewegen.
- Wenn Sie das Produkt aus einem kalten in einen warmen Raum bewegen, müssen Sie mit dem Einschalten mindestens eine Stunde warten, um Kurzschlüsse aufgrund von Kondensation zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Kabel durch Ziehen am Stecker selbst - niemals durch Ziehen am Kabel.
- Wenn das Produkt reparaturbedürftig ist, tun Sie es niemals selbst, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Zum Reinigen des Produkts schalten Sie bitte das System aus und warten, bis sich das System abgekühlt hat.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel oder Chemikalien - diese könnten das Produkt beschädigen.
- Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.

20. GARANTIE

Die Garantiebedingungen für das Produkt sollen wie folgt lauten:

TAGARNO garantiert, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung der Spezifikation entspricht und für die Dauer von 24 Monaten (2 Jahren) ab dem Rechnungsdatum des Lieferanten frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist.

Diese Garantie soll abdecken:

- a. Den Austausch defekter Teile.
- b. Alle Arbeitskosten für den Austausch defekter Teile des Produkts.
- c. Komplette Funktionsprüfungen des Produkts vor der Rücksendung an den Standort des Endnutzers.
- d. Rücktransportkosten des Produkts von TAGARNO zum Standort des Endnutzers.

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt korrekt verpackt, versandt, gelagert, gehandhabt und gewartet wird.

Mängel aufgrund falscher Verpackung und Transports sind nicht abgedeckt.

Mängel aufgrund von Stürzen und plötzlicher Stöße sind nicht abgedeckt.

Mängel aufgrund der Lagerung und Handhabung bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen sind nicht abgedeckt.

Mängel aufgrund der Lagerung und Handhabung bei extremer hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit sind nicht abgedeckt.

21. LIZENZVEREINBARUNG

Dieses TAGARNO-Produkt enthält Open-Source- und Drittkomponenten.

www.tagarno.com/license-agreement

22. ERGONOMISCHE EMPFEHLUNGEN

Bitte seien Sie beim Tragen des Produkts von einem Ort zum anderen vorsichtig.

Heben Sie das Mikroskop stets mit einer Hand um das Stativ und der anderen Hand unter dem Fuß an.

Bitte heben Sie das TAGARNO-Produkt nicht durch Greifen des Kameraarms an.

Alle TAGARNO-Digitalmikroskope sind mit den folgenden Produktkennzeichnungen versehen:

TAGARNO PRESTIGE	UK CA CE
Model No.: XXXXXX	
Serial No.: XXXXX	
Supply: 12V \approx 1.7 A	
TAGARNO A/S - Finlandsvej 2, 8700 Horsens, Denmark. YYYY-MM-DD	

TAGARNO SUB STAGE LIGHT	UK CA CE
Supply: 5V \approx 100mA	
TAGARNO AS - Finlandsvej 2, DK-8700 Horsens, Denmark. YYYY-MM-DD	

Mit einem X markierte Werte variieren von Produkt zu Produkt und werden durch die spezifischen Nummern und Buchstaben ersetzt.

23. DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY (1/2)

PRODUCT

MODEL

TAGARNO PRESTIGE, motorized XY table

ART

Inspection camera unit

MANUFACTURER

NAME

TAGARNO A/S

ADRESS

Finlandsvej 2

ZIPCODE/CITY

8700 Horsens

COUNTRY

Denmark

PHONE

+45 76251111



DESCRIPTION

TAGARNO A/S hereby declares that the product listed above is in compliance with the following European directives:

2006/42/EU

Machinery directive

THE DECLARATION IS ISSUED BY

MANUFACTURER

TAGARNO A/S

DECLARATION OF CONFORMITY (2/2)

PRODUCT

MODEL TAGARNO FHD PRESTIGE | Type no.: 860000
ART Inspection camera unit

MANUFACTURER

NAME TAGARNO A/S
ADRESS Finlandsvej 2
ZIPCODE/CITY 8700 Horsens
COUNTRY Denmark
PHONE +45 76251111



DESCRIPTION

TAGARNO A/S hereby declares that the product listed above, consisting of a camera unit and a 12V power supply, is in compliance with the following European directives:

2006/25/EU	Artificial Optical Radiation
2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility
2014/35/EU	Low Voltage Directive

By conforming to the following harmonized standards:

IEC 62471:2008	Risk Group Exempt
EN 61326-1:2013	Class A / Industrial Electromagnetic Environment
IEC 61010-1:2010	IECEE CB Scheme Ref. Certif. No. NO103726

THE DECLARATION IS ISSUED BY

MANUFACTURER TAGARNO A/S

TAGARNO

TAGARNO A/S
Finlandsvej 2
8700 Horsens
Denmark

+45 76251111
mail@tagarno.com

www.tagarno.com