

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

T50

Comment contrôler le microscope

Retour

Retourner dans le menu (lorsque le menu est ouvert).



Menu

Ouvrir/quitter le menu.

Sélectionner/Confirmer ou Ajouter/Supprimer

Pression courte

Sélectionner/confirmer la sélection (lorsque le menu est ouvert).

Pression longue

Basculer entre le mode autofocus et le mode de mise au point manuelle (lorsque le menu est fermé).

Naviguer dans le menu / contrôler le zoom

- Bouton de rotation pour naviguer à travers le menu lorsque celui-ci est ouvert.
- Tourner le bouton pour effectuer un zoom avant et un zoom arrière. (lorsque le menu est fermé).

Capture d'image

Pression courte

Capturer l'image sans les graphiques.

Pression longue

Capturer l'image avec des graphiques.




Réglage de la hauteur du microscope

Déplacer le microscope vers le haut ou vers le bas.

Accéder au menu des favoris

Accès rapide au menu configuré par l'utilisateur avec des raccourcis vers les applications, fonctions et préréglages favoris.

Comment obtenir une image nette

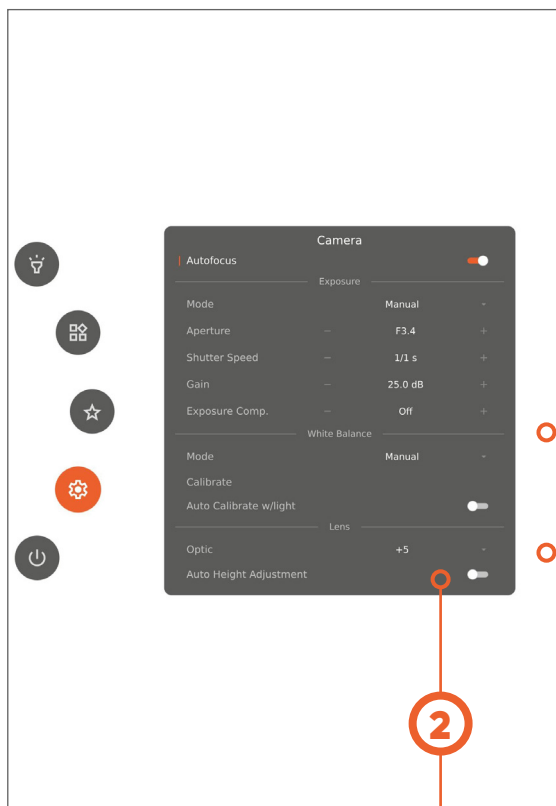

Activez le réglage automatique de la hauteur

Trouvez la bonne hauteur de travail en activant le réglage automatique de la hauteur.

Distance entre la lentille et l'objet / Hauteur de travail


- Lentille +5 : 195 mm
- Lentille +10 : 78 mm

Effectuez le calibrage de la balance des blancs

Placez une carte grise dans le champ de vision du microscope ou utilisez une feuille de papier blanc pour un affichage précis des couleurs.

Spécifier la lentille

Vérifiez que la lentille figurant dans le menu correspond à la lentille montée sur le microscope.

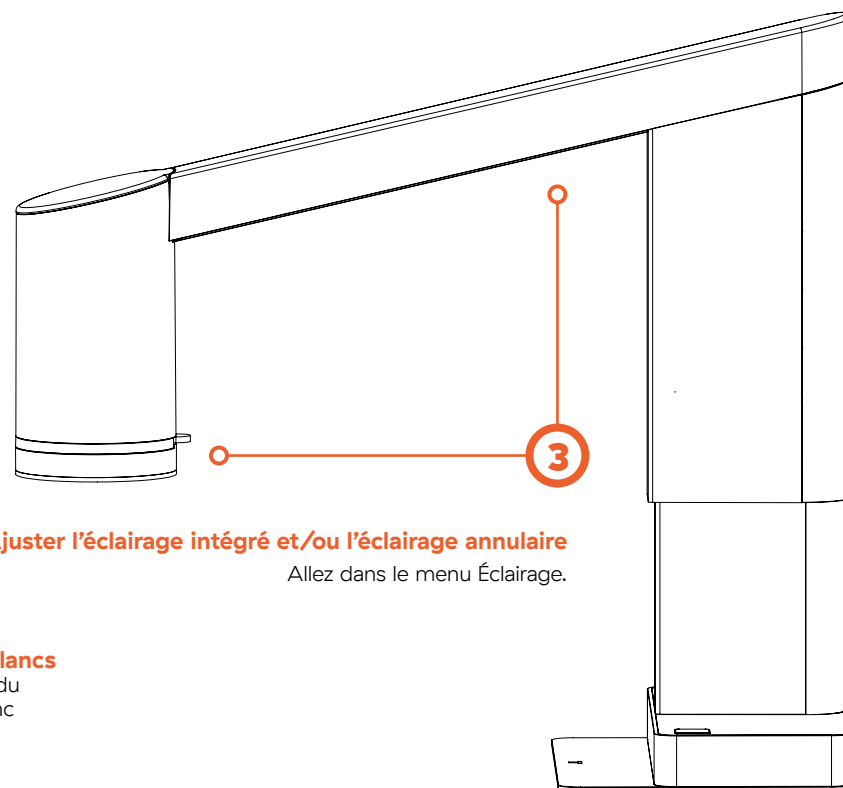

Ajuster l'éclairage intégré et/ou l'éclairage annulaire

Allez dans le menu Éclairage.

Contrôler la mise au point manuelle

Une pression longue permet de basculer entre le mode autofocus et le mode de mise au point manuelle. Tournez le bouton pour contrôler la mise au point manuelle (en mode de mise au point manuelle).

